



Mytí a dezinfekce v laboratorním sektoru



Altium International s.r.o.

Na Jetelce 69/2 | 190 00 Praha 9 | Česká republika | t: +420 244 001 231



Mytí a dezinfekce
v laboratorním
sektoru

2025

PLATNOST 01/03/2025

Přístroje	4
Myčky laboratorního skla	4
Concept line - myčka na sklo 45 cm.....	5
Řada GW1245.....	5
Concept line - myčky na sklo 60 cm	7
Řada GW0260.....	7
Řada GW1260.....	9
Concept line - myčky na sklo 60 cm - sušící systém	11
Řada GW4260.....	11
Concept line - myčky skla 90 cm - sušící systém	14
Řada GW4290.....	14
Řada Concept PLUS - myčky skla 60 cm	17
Řada GW5260.....	17
Řada Concept PLUS - myčky skla 90 cm	22
Řada GW5290.....	22
Profesionální řada - velkokapacitní myčky skla.....	27
Řada GW6010.....	27
Řada GW7010.....	33
Řada GW6290.....	37
Řada GW7015.....	39
Autoklávy.....	43
Volitelné součásti přístroje	44
Posilovací čerpadla pro demineralizovanou vodu	59
Další peristaltická čerpadla.....	62
Sledovatelnost	69
Příslušenství přístroje	75
Podstavce a nosné rámy	76
Úprava vody: Demineralizátor	78
Vozíky	80
Podstavné vozíky a vložky <i>pro přístroje s podstavcem</i>	80

Vozíky na vstřikování skla s úzkým hrdlem <i>pro přístroje pod pultem</i>	82
Vstřikovací vozíky na pipety <i>pro podpultové přístroje</i>	102
Smíšené injekční vozíky (pipeta+ s úzkým hrdlem) <i>pro podpultové přístroje</i>	104
Vstřikovací vozíky na velké sklo <i>pro přístroje pod pultem</i>	106
Injekční vozíky pro lahvičky a kónické odstředivé zkumavky <i>pro přístroje pod pultem</i>	108
Základní vozíky a vložky <i>pro velkorozměrové přístroje</i>	112
Vozíky pro vstřikování skla s úzkým hrdlem <i>pro velkorozměrové přístroje</i>	117
Vstřikovací vozíky na pipety <i>pro velkorozměrové přístroje</i>	128
Smíšené vstřikovací vozíky (pipeta+ úzké hrdlo) <i>pro velkorozměrové přístroje</i>	130
Vstřikovací vozíky pro velké sklo	133
Injekční vozíky pro lahvičky a kónické odstředivé zkumavky <i>pro velkorozměrové přístroje</i>	139
Dopravní systémy	140
Podpěry a koše	142
Podstavce na baňky a kádinky	142
Podpěry desek a skluznic	144
Podpěry lahví	145
Podpěry pro zkumavky	147
Petriho misky	148
Spodní stojany na malé skleněné nádoby a sítky	149
Speciální podpěry	152
Koše	153
Příslušenství pro vodní systémy	154
Spotřební materiál	156
Detergenty a aditiva	159
Náhradní díly	161

Přístroje

Myčky laboratorního skla

Concept line - myčka na sklo 45 cm

Řada GW1245

GW1245-S0-100 (art. 850055)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
- vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativnost a alarmy.
- k dispozici: 20 výchozích programů+ 20 vlastních +1 pro servisní služby
- elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
- interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
- dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
- připraven na připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodítek
- aktivní termodynamické sušení
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
- komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
- možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- Připraveno k připojení na teplou vodu (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. T4260AC)
- vnější rozměry DxHxV: 450 x 620 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 370 x 480 x 570 mm
- elektrické připojení: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 3,3 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- Včetně zástrčky Schuko 16 A - 250 V
- horní a dolní vozík D-CS1 a D-CS2 jsou součástí dodávky



Volitelné součásti přístroje

- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SKŘÍŇCE POD UMYVADLO
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU (NÁDRŽ V>85 CM)
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU (PODLAHOVÁ NÁDRŽ)
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU (PODLAHOVÁ NÁDRŽ)
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU (PODLAHOVÁ NÁDRŽ)
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ (PODLAHOVÁ NÁDRŽ)
- TOP45I - VESTAVĚNÝ TOP 45 CM
- WD-232PRINT - SÉRIOVÝ PORT RS232
- WD-LAN12 - KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS3060 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE - EXTERNÍ TISKÁRNA

Concept line - myčky na sklo 60 cm

Řada GW0260

GW0260-00-00J (art. 850037)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
- mytí až do 85 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
- vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativnost a alarmy.
- dostupné programy: 7 výchozích+ 1 pro servis
- elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
- interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
- dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
- mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 304
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodítek
- aktivní termodynamické sušení
- dávkovač alkalického práškového mycího prostředku
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
- komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
- možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 7 kW
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 2,8 kW
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - max. 7 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry ŠxHxV: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry ŠxHxV: 600 x 600 x 850 mm
- objem komory 147 litrů



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW0260-S0-00J
(čl. 850040)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky

Volitelné součásti přístroje

- AS4060 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B6040L - NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO 60 CM PŘÍSTROJE SE ZÁMKEM
- IRCP - STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO
- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SPODNÍ SKŘÍŇCE
- P14060 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T6040 - RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I - VESTAVNÁ DESKA 60 CM
- WD-EC-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC-3 - TŘÍFÁZOVÉ BEZ NULOVÉHO ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ

Řada GW1260

GW1260-SC-000 (art. 850039)

LABORATORNÍ MYČKA SKLA S PARNÍM KONDENZÁTOREM A DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
- vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativnost a alarmy.
- k dispozici: 20 výchozích programů+ 20 vlastních +1 pro servisní služby
- elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
- interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
- dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
- připraven na připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodičků
- aktivní termodynamické sušení
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- možnost instalace 1 dalšího peristaltického čerpadla
- zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
- komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
- možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- Připraveno k připojení na teplou vodu (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. T4260AC)
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 7 kW
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 2,8 kW
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - max. 7 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry ŠxHxV: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry ŠxHxV: 600 x 600 x 850 mm
- objem komory 147 litrů



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW1260-00-000 (čl. 850004)	MYČKA LABORATORNÍHO SKLA dávkoč na práškový mycí prostředek
GW1260-S0-000 (čl. 850016)	MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
GW1260-0C-000 (čl. 850044)	LABORATORNÍ MYČKA SKLA S PARNÍM KONDENZÁTOREM vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim s dávkočem studené vody pro práškové mycí prostředky
GW1260-SC-00G (čl. 850079)	LABORATORNÍ MYČKA SKLA S DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM, KONDENZÁTOREM PÁRY A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY - vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody - dávkoč na práškový mycí prostředek - dveře z nerezové oceli se skleněným průzorem

Volitelné součásti přístroje

- AS4060 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B6040L - NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO 60 CM PŘÍSTROJE SE ZÁMKEM
- FLUX4060 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IRCP - STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO
- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SPODNÍ SKŘÍŇCE
- P14060 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- P34260 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAUSTICKOU SODU
- P44260 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T4260AC - SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ HORKOU VODOU
- T6040 - RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I - VESTAVNÁ DESKA 60 CM
- WD-232PRINT - SÉRIOVÝ PORTÁL RS232
- WD-EC-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC-3 - TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE
- WD-LANI2- KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS3060 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE2 - EXTERNÍ TISKÁRNA

Concept line - myčky na sklo 60 cm - sušicí systém

Řada GW4260

GW4260-SC-00G (art. 850056)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM, KONDENZÁTOREM PÁRY A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY.

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
- vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativní a poplašné signály.
- k dispozici: 20 výchozích programů+ 20 vlastních +1 pro servisní služby
- elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
- interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
- dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
- připraven na připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- dveře se skleněným průzorem
- 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodítek
- nucené horkovzdušné sušení se vzduchovým filtrem 98% DOP
- připraveno pro absolutní HEPA filtr H14 (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. AF4060)
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- možnost instalace 1 dalšího peristaltického čerpadla
- zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
- komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
- možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- Připraveno k připojení na teplou vodu (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. T4260AC)



- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 7 kW
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 2,8 kW
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - max. 7 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry ŠxHxV: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry ŠxHxV: 600 x 600 x 850 mm
- objem komory 147 litrů

DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW4260-00-000
(čl. 850026)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- dávkovač na práškový mycí prostředek

GW4260-S0-000
(čl. 850005)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM A DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalně čistící prostředky

GW4260-0C-000
(čl. 850044)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM A PARNÍM KONDENZÁTOREM

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- dávkovač na práškový mycí prostředek

GW4260-SC-000
(č. 850036)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A KONDENZÁTOREM PÁRY

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalně čistící prostředky

Volitelné součásti přístroje

- AF4060 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- AS4060 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B6040L - NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO 60 CM PŘÍSTROJE SE ZÁMKEM
- FLUX4060 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IRCP - STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO
- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SPODNÍ SKŘÍŇCE
- P14060 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- P34260 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU
- P44260 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T4260AC - SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ HORKOU VODOU
- T6040 - RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I - VESTAVNÁ DESKA 60 CM
- WD-232PRINT - SÉRIOVÝ PORT RS232
- WD-EC-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC-3 - TŘÍFÁZOVÉ BEZ NULOVÉHO ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ
- WD-LAN12 - KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS3060 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE2 - EXTERNÍ TISKÁRNA

Concept line - myčky skla 90 cm - sušicí systém

Řada GW4290

GW4290-SC-00G (art. 850064)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM, KONDENZÁTOREM PÁRY A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY.

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
- vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativní a poplašné signály.
- k dispozici: 20 výchozích programů+ 20 vlastních +1 pro servisní služby
- elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
- interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
- dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
- připraven na připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- dveře se skleněným průzorem
- přihrádka na mycí prostředek s předním teleskopickým otvorem, kapacita 2 x 5 litrů (až 4 s volitelným obalem TANKBSK)
- 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodítek
- nucené horkovzdušné sušení se vzduchovým filtrem 98% DOP
- připraveno pro absolutní HEPA filtr H14 (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. AF4060)
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- možnost instalace 2 dalších peristaltických čerpadel
- zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
- komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
- možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- Připraveno k připojení na teplou vodu (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. T4260AC)



- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 7 kW
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 2,8 kW
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - max. 7 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry ŠxHxV: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry ŠxHxV: 900 x 600 x 850 mm
- objem komory 147 litrů

DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW4290-00-000
(č. 850027)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- dávkovač na práškový mycí prostředek

GW4290-S0-000
(čl. 850042)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM A DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky

GW4290-0C-000
(čl. 850010)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM A PARNÍM KONDENZÁTOREM

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- dávkovač na práškový mycí prostředek

GW4290-SC-000
(čl. 850048)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A KONDENZÁTOREM PÁRY

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky

Volitelné součásti přístroje

- AF4060 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- AS4190 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B9040L - NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM
- FLUX4060 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IRCP - STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO
- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SPODNÍ SKŘÍŇCE
- P14190 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- P34290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU
- P44290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T4260AC - SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ HORKOU VODOU
- T9040 - RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 90 CM
- TANKBSK - HORNÍ ÚROVEŇ DRŽÁKU NA NÁDOBY
- TOP90IC - VESTAVĚNÝ TOP 90 CM
- WD-EC4290-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC4290-3 - TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE
- WD-LAN4290 - KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS4190 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT4290 - EXTERNÍ TISKÁRNA

Řada Concept PLUS - myčky skla 60 cm

Řada GW5260

GW5260-SC-000 (art. 850077)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A KONDENZÁTOREM PÁRY

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
 - mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
 - uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
 - čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
 - vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativní a poplašné signály.
 - k dispozici: 20 výchozích programů+ 20 vlastních +1 pro servisní služby
 - elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
 - interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
 - dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
 - připraven na připojení Wi-Fi a Bluetooth
 - mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 316L
 - vnější panely z nerezové oceli AISI 304
 - 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodítek
 - nucené horkovzdušné sušení ve vzduchovým filtrem 98% DOP
 - připraveno pro absolutní HEPA filtr H14 (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. AF4060)
 - vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
 - peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
 - peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
 - možnost instalace dalších 2 peristaltických čerpadel
 - zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
 - průtokoměr u peristaltických čerpadel (volitelně)
 - snímač vodivosti (volitelný)
 - dvojitý vypouštěcí ventil (volitelný)
 - komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
 - možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C
 - elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
-
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
 - jednotný odpad (2 v 1 se sifonem)
 - výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 7 kW



- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 2,8 kW
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - max. 7 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry ŠxHxV: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry ŠxHxV: 600 x 640 x 850 mm
- objem komory 147 litrů

DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW5260-S0-000
(čl. 850086)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM A DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky

GW5260-S0-00G
(čl. 850087)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- dveře se skleněným průzorem

GW5260-SC-00G
(čl. 850085)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM, KONDENZÁTOREM PÁRY A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY.

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- dveře se skleněným průzorem

Volitelné součásti přístroje

- AF4060 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- AS4060 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B6040L - NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO 60 CM PŘÍSTROJE SE ZÁMKEM
- WD-FLUX5260 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IRCP - STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO
- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SPODNÍ SKŘÍŇCE
- P35260 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU
- P45260 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T6040 - RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I - VESTAVNÁ DESKA 60 CM
- WD-232PRINT - SÉRIOVÝ PORT RS232
- WD-EC-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC-3 - TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE
- WD-LANI2 - KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS3060 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE2 - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW5260-PC-000 (art. 850088)**MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM - BENZÍN**

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
- vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativní a poplašné signály.
- k dispozici: 20 výchozích programů+ 20 vlastních +1 pro servisní služby
- elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
- interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
- dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
- připraven na připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodítek
- nucené horkovzdušné sušení se vzduchovým filtrem 98% DOP
- připraveno pro absolutní HEPA filtr H14 (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. AF4060)
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro roztok kaustické sody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro protipěnové přísady
- zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
- specifická sada pro petrochemické aplikace
- průtokoměr u peristaltických čerpadel (volitelně)
- snímač vodivosti (volitelný)
- dvojitý vypouštěcí ventil (volitelný)
- komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
- možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- jednotný odpad (2 v 1 se sifonem)
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 7 kW



- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 2,8 kW
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - max. 7 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry ŠxHxV: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry ŠxHxV: 600 x 640 x 850 mm
- objem komory 147 litrů

Volitelné součásti přístroje

- AF4060 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- AS4060 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B6040L - NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO 60 CM PŘÍSTROJE SE ZÁMKEM
- WD-FLUX5260 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IRCP - STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO
- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SPODNÍ SKŘÍŇCE
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T6040 - RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I - VESTAVNÁ DESKA 60 CM
- WD-232PRINT - SÉRIOVÝ PORT RS232
- WD-EC-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC-3 - TŘÍFÁZOVÉ BEZ NULOVÉHO ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ
- WD-LANI2 - KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS3060 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE2 - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Řada Concept PLUS - myčky skla 90 cm

Řada GW5290

GW5290-SC-000 (art. 850013)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A KONDENZÁTOREM PÁRY

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
- vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativní a poplašné signály.
- k dispozici: 20 výchozích programů+ 20 vlastních +1 pro servisní služby
- elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
- interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
- dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
- připraven na připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- přihrádka na mycí prostředek s předním teleskopickým otvorem, kapacita 2 x 5 litrů (až 4 s volitelným obalem TANKBSK)
- 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodítek
- nucené horkovzdušné sušení se vzduchovým filtrem 98% DOP
- připraveno pro absolutní HEPA filtr H14 (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. AF4060)
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- možnost instalace až 3 dalších peristaltických čerpadel
- zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
- průtokoměr u peristaltických čerpadel (volitelně)
- snímač vodivosti (volitelný)
- dvojitý vypouštěcí ventil (volitelný)
- komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
- možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C



- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- jednotný odpad (2 v 1 se sifonem)
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 7 Kw
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 2,8 Kw
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - max. 7 Kw
- K dispozici je verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry ŠxHxV: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry ŠxHxV: 900 x 640 x 850 mm
- objem komory 147 litrů

DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW5290-S0-000
(čl. 850080)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM A DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky

GW5290-S0-00G
(č. 850090)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- dveře z nerezové oceli se skleněným průzorem

GW5290-SC-00G
(čl. 850097)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalné čisticí prostředky
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- dveře z nerezové oceli se skleněným průzorem

Volitelné součásti přístroje

- AF4060 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- AS4190 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B9040L - NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM
- WD-FLUX5290 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IC5290 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO
- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SPODNÍ SKŘÍŇCE
- P35290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU
- P45290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- P55290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T9040 - RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 90 CM
- TANKBSK - HORNÍ ÚROVEŇ DRŽÁKU NA NÁDOBY
- TOP90IB - VESTAVĚNÝ TOP 90 CM
- WD-232PRINT - SÉRIOVÝ PORT RS232
- WD-EC4290-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC4290-3 - TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE
- WD-LAN4290 - KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS4190 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT5290 - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW5290-PC-000 (art. 850091)**MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM - BENZÍN**

- myčka na sklo pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu.
- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, současné zobrazení provozních parametrů na třech nezávislých úrovních (program, stav průběhu, teplota/odpočítávaný čas/Ao/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- čelní panel displeje ze skla s LCD displejem a čelním portem USB pro připojení.
- vybaven vizuálním a akustickým komunikačním systémem pro operativní a poplašné signály.
- k dispozici: 20 výchozích programů+ 20 vlastních +1 pro servisní služby
- elektronické ovládání mikrokontrolérem se 3 úrovněmi bezpečnosti pro úpravu a nastavení parametrů.
- interní paměť pro cykly, parametry a alarmy datalogging
- dodává se se softwarem pro připojení zařízení a sledování cyklů a parametrů.
- připraven na připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dvířka z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- přihrádka na mycí prostředky s předním teleskopickým otvorem, kapacita 4 x 5 litrů (včetně nádržky TANKBSK)
- 2 nezávislé mycí úrovně pomocí teleskopických vodítek
- nucené horkovzdušné sušení se vzduchovým filtrem 98% DOP
- připraveno pro absolutní HEPA filtr H14 (nutno dokoupit jako volitelné příslušenství, art. AF4060)
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro kapalně čistící prostředky
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro roztok kaustické sody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro protipěnové přísady
- možnost instalace 1 dalšího peristaltického čerpadla
- zabudovaný změkčovač vody s vysokou účinností a senzorem soli
- specifická sada pro petrochemické aplikace
- průtokoměr u peristaltických čerpadel (volitelně)
- snímač vodivosti (volitelný)
- dvojitý vypouštěcí ventil (volitelný)
- komunikace prostřednictvím displeje o průběžném stavu mycího cyklu.
- možnost ochlazení vypouštěné vody až na 65 °C
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů



- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- jednotný odpad (2 v 1 se sifonem)
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 7 Kw
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - max. 2,8 Kw
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - max. 7 Kw
- K dispozici je verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry ŠxHxV: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry ŠxHxV: 900 x 640 x 850 mm
- objem komory 147 litrů

Volitelné součásti přístroje

- AF4060 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- AS4190 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B9040L - NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM
- WD-FLUX5290 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IC5290 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO
- KOND - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SKŘÍŇCE POD UMYVADLO
- P55290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T9040 - RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 90 CM
- TANKBSK - HORNÍ ÚROVEŇ DRŽÁKU NA NÁDOBY
- TOP90IB - VESTAVNÝ TOP 90 CM
- WD-232PRINT - SÉRIOVÝ PORT RS232
- WD-EC4290-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC4290-3 - TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE
- WD-LAN4290 - KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS4190 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT5290 - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Profesionální řada - velkokapacitní myčky skla

Řada GW6010

GW6010ML (kat. č. 860830)

VELKOKAPACITNÍ JEDNODVEŘOVÁ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA (234 LT)

- mytí až do 95 °C - antibakteriální tepelná dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích+ 20 vlastních
- vícejazyčný barevný dotykový displej TFT
- fungování chráněné různými úrovněmi hesla
- integrovaná tiskárna na panelu (volitelně)
- Port USB pro stahování záznamu mycích cyklů
- ethernetový port pro připojení k síti LAN (volitelně)
- 1 spouštěcí celoskleněné dveře
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- vysokotlaký horkovzdušný sušicí systém
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo na kapalně čistící prostředky
- peristaltické čerpadlo pro kapalně neutralizátor
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředky s odnímatelným zásobníkem pro uložení až 3 x 5 litrových plechovek+ 1 x 1 litrová plechovka
- mycí komora z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- vnější rozměry DxHxV: 650 x 720 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 550 x 620 x 685 mm
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody
- připojení podlahového odtoku
- vypouštěcí čerpadlo (volitelně)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 13 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- bez stojanů
- kompatibilní s insertmi typu "R"



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW6010MLX
(čl. 860807)

**VYSOKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S JEDNĚMI
DVEŘMI Z NEREZOVÉ OCELI (234 LT)**

- Dveře z nerezové oceli

Volitelné součásti přístroje

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - ODVODŇOVACÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- KITSOND10 - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P46010L - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO DÁVKOVÁNÍ ROZTOKU KAPALNÝCH PŘÍRAD K ZAMEZENÍ TVORBY PĚNY
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - SV. OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM
- WD-EMS - SYSTÉM ŘÍZENÍ ABSORBOVANÉHO VÝKONU
- WD-FLUX6010 - REGULACE DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK - EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA
- WD-PRINTS6010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW6010L (kat. č. 860828)

VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DVOJITÝMI SKLENĚNÝMI DVÍŘKY (234 LT)

- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích+ 20 vlastních
- vícejazyčný barevný dotykový displej TFT na obou stranách
- fungování chráněné různými úrovněmi hesla
- integrovaná tiskárna na panelu (volitelně)
- Port USB pro stahování záznamu mycích cyklů
- ethernetový port pro připojení k síti LAN (volitelně)
- 2 dveře s plným sklem
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- vysokotlaký horkovzdušný sušicí systém
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo na kapalně čistící prostředky
- peristaltické čerpadlo pro kapalně neutralizátor
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředky s odnímatelným zásobníkem pro uložení až 3 x 5 litrových plechovek + 1 x 1 litrové nádoby
- mycí komora z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- vnější rozměry DxHxV: 650 x 720 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 550 x 620 x 685 mm
- připojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody
- připojení podlahového odtoku
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 13 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- bez stojanů



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW6010LX
(čl. 860829)

**VELKOKAPACITNÍ DVOUDVEŘOVÁ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA
Z NEREZOVÉ OCELI (234 LT)**

- Dveře z nerezové oceli

Volitelné součásti přístroje

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - ODVODŇOVACÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- KITSOND10 - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P46010L - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO DÁVKOVÁNÍ ROZTOKU KAPALNÝCH PŘÍRAD K ZAMEZENÍ TVORBY PĚNY
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - SV. OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM
- WD-EMS - SYSTÉM ŘÍZENÍ ABSORBOVANÉHO VÝKONU
- WD-FLUX6010 - REGULACE DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK - EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA
- WD-PRINTP6010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - ČISTÁ ZÓNA
- WD-PRINTS6010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW6010T (kat. č. 860595)**VYSOKOKAPACITNÍ DVOUDVEŘOVÁ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA (234 LT) S RYCHLÝMI CYKLY**

- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích+ 20 vlastních
- vybavena cykly FAST (max. 33 minut)
- vícejazyčná barevná dotyková obrazovka TFT na obou stranách
- fungování chráněné různými úrovněmi hesla
- integrovaná tiskárna na panelu (volitelně)
- Port USB pro stahování záznamu mycích cyklů
- Ethernetový port pro připojení k síti LAN (volitelně)
- 2 dveře s plným sklem
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- vysokotlaký horkovzdušný sušicí systém
- systém vnitřního osvětlení se 4 led světly pro mycí komoru
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo na kapalně čisticí prostředky
- peristaltické čerpadlo pro kapalně neutralizátor
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředky s odnímatelným zásobníkem pro uložení až 3 x 5 litrových plechovek + 1 x 1 litrové nádoby
- mycí komora z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- vnější rozměry DxHxV: 650 x 720 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 550 x 620 x 685 mm
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody
- připojení odtoku
- vypouštěcí čerpadlo (volitelně)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 13 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externí teplotní sondy - max. dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez stojanů

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE**

GW6010TM
(čl. 860596)

**VYSOKOKAPACITNÍ JEDNODVEŘOVÁ MYČKA
LABORATORNÍHO SKLA (234 LT)**

- Jednokřídlé dveře

Volitelné součásti přístroje

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - ODVODŇOVACÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - SV. OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM
- WD-EMS - SYSTÉM ŘÍZENÍ ABSORBOVANÉHO VÝKONU
- WD-FLUX6010 - REGULACE DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK - EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA
- WD-PRINTP6010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - ČISTÁ ZÓNA
- WD-PRINTS6010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Řada GW7010

GW7010 (kat. č. 860599)

VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DVOJITÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (234 LT)

- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích+ 20 vlastních
- vícejazyčný barevný dotykový displej TFT na obou stranách
- fungování chráněné různými úrovněmi hesla
- integrovaná tiskárna na panelu (volitelně)
- Port USB pro stahování záznamu mycích cyklů
- ethernetový port pro připojení k síti LAN (volitelně)
- 2 posuvné dolů plně skleněné dveře
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- vysokotlaký horkovzdušný sušicí systém
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo na kapalně čistící prostředky
- peristaltické čerpadlo pro kapalně neutralizátor
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředky s odnímatelným zásobníkem pro uložení až 3 x 5 litrových plechovek+ 1 x 1 litrová plechovka
- mycí komora z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- vnější rozměry DxHxV: 780 x 800 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 550 x 620 x 685 mm
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody
- připojení podlahového odtoku
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 13 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond - max. dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez stojanů



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW7010T
(čl. 860646)

**VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S
DVOJITÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (234 LT)**

- vybavena cykly FAST (max. 33 minut)
- systém vnitřního osvětlení se 4 led světly pro mycí komoru

Volitelné součásti přístroje

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - ODVODŇOVACÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - SV. OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM
- STEAMFEED70 - HYBRIDNÍ PARNÍ VYTÁPĚNÍ
- WD-CODESCAN - ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
- WD-EMS - SYSTÉM ŘÍZENÍ ABSORBOVANÉHO VÝKONU
- WD-FLUX6010 - REGULACE DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK - EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA
- WD-PRINTP7010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - ČISTÁ ZÓNA
- WD-PRINTS7010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA
- WD-SIGNBOX15 - BEZPLATNÁ KRABÍČKA KONTAKTŮ PRO VZDÁLENÝ SIGNÁL
- WD-SIGNBOXIN - UVOLNĚNÍ POLE KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW7010M (kat. č. 860598)

VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S JEDNĚMI POSUVNÝMI DVEŘMI (234 LT)

- mytí až do 95 °C - antibakteriální tepelná dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích+ 20 vlastních
- vícejazyčný barevný dotykový displej TFT
- fungování chráněné různými úrovněmi hesla
- integrovaná tiskárna na panelu (volitelně)
- Port USB pro stahování záznamu mycích cyklů
- port ethernet pro připojení k síti LAN (volitelně)
- posuvné celoskleněné dveře
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- vysokotlaký horkovzdušný sušicí systém
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo na kapalně čistící prostředky
- peristaltické čerpadlo pro kapalně neutralizátor
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředky s odnímatelným zásobníkem pro uložení až 3 x 5 litrových plechovek+ 1 x 1 litrová plechovka
- mycí komora z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- vnější rozměry DxHxV: 780 x 800 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 550 x 620 x 685 mm
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody
- připojení podlahového odtoku
- vypouštěcí čerpadlo (volitelně)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 13 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond - max. dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez stojanů



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW7010TM
(čl. 860645)

VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA (234 LT)

- vybavena cykly FAST (max. 33 minut)
- systém vnitřního osvětlení se 4 led světly pro mycí komoru

Volitelné součásti přístroje

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - ODVODŇOVACÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - SV. OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM
- STEAMFEED70 - HYBRIDNÍ PARNÍ VYTÁPĚNÍ
- WD-CODESCAN - ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
- WD-EMS - SYSTÉM ŘÍZENÍ ABSORBOVANÉHO VÝKONU
- WD-FLUX6010 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK - EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA
- WD-PRINTS7010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA
- WD-SIGNBOX15 - BEZPLATNÁ KRABÍČKA KONTAKTŮ PRO VZDÁLENÝ SIGNÁL
- WD-SIGNBOXIN - UVOLNĚNÍ POLE KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Řada GW6290

GW6290DSG (obj. č. 860993)

VELKOKAPACITNÍ (405 LT) LABORATORNÍ MYČKA SKLA SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY

- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích+ 20 vlastních
- vícejazyčný barevný dotykový displej TFT
- fungování chráněné různými úrovněmi hesla
- Port USB pro stahování záznamu mycích cyklů
- Systém nuceného sušení horkým vzduchem se 2 motory
- peristaltické čerpadlo na kapalně čistící prostředky
- peristaltické čerpadlo pro kapalně neutralizátor
- možnost instalace až 3 dalších peristaltických čerpadel
- dveře z nerezové oceli s průzorem z tvrzeného skla
- mycí komora z nerezové oceli AISI 316L
- veškeré vnitřní potrubí je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- skříňka na mycí prostředky z nerezové oceli AISI 304 pro 4 x 5 litrových kanystrů
- mytí až ve 3 úrovních
- vnější rozměry DxHxV: 900 x 800 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 600 x 620 x 830 mm
- vnitřní systém LED osvětlení
- 2 nezávislá mycí čerpadla
- vysoce účinné vypouštěcí čerpadlo
- vestavěný bojler pro rychlé cykly předehřevu vody
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody
- dvojitý systém elektronického zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- systém nouzového otevírání
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - max. 18 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- bez vozíku



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW6290DS
(čl. 860683)

VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA (405 LITRŮ)

- dveře z nerezové oceli

Volitelné součásti přístroje

- AF7015 - SADA ABSOLUTNÍCH HEPA FILTRŮ
- ESVC6290 - JISTIČ VÝFUKU 6290
- IC6290 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- P36290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- P46290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- P56090B - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X - OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- WD-FLUX6290 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT6290 - PANELOVÁ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Řada GW7015

GW7015 (č. zboží 860681)

VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DVOJITÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (348 LT)

- mytí až do 95 °C - antibakteriální tepelná dezinfekce
- kapacita až 6 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích+ 20 vlastních
- vícejazyčný barevný dotykový displej TFT na obou stranách
- fungování chráněné různými úrovněmi hesla
- integrovaná tiskárna na panelu (volitelně)
- Port USB pro stahování záznamu mycích cyklů
- Systém nuceného sušení horkým vzduchem se 2 motory
- ethernetový port pro připojení k síti LAN (volitelně)
- 2 posuvné dolů plně skleněné dveře
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- vysokotlaký horkovzdušný sušící systém
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo na kapalné čisticí prostředky
- peristaltické čerpadlo pro kapalný neutralizátor
- možnost instalace až 3 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředky s odnímatelným zásobníkem pro uložení až 4 plechovek o objemu 5 litrů a jedné o objemu 2 litry.
- mycí komora nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- vnější rozměry DxHxV: 900 x 1000 x 1942 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 626 x 812 x 685 mm
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody
- 2 nezávislá mycí čerpadla
- připojení podlahového odtoku
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 380-400 V - 50 Hz - max. 20 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond - max. dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez stojanů



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW7015T
(čl. 860921)

VYSOKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DVOJITÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI A RYCHLÝMI CYKLY

- vybaven dvojitou předehřívací nádrží na studenou a demineralizovanou vodu.
- vybaven pro rychlé cykly
- systém vnitřního osvětlení se 4 led světly pro mycí komoru

Volitelné součásti přístroje

- AF7015 - SADA ABSOLUTNÍCH HEPA FILTRŮ
- DRAINP7015 - ODVODŇOVACÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK
- ESVC15 - JISTIČ VÝFUKU 7015
- IC6010 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- P57015 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - SV. OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO15 - PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM
- STEAMFEED15 - HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV PRO KOMORU
- WD-CHECK15 - OBVOD PRO ODBĚR VZORKU VODY
- WD-CODESCAN - ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
- WD-DRAIN15 - VYPOUŠTĚCÍ OKRUH MYCÍHO ČERPADLA
- WD-EMS - SYSTÉM ŘÍZENÍ ABSORBOVANÉHO VÝKONU
- WD-FLUX6010 - REGULACE DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK - EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA
- WD-PRINTP7010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - ČISTÁ ZÓNA
- WD-PRINTS7010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA
- WD-SIGNBOX15 - BEZPLATNÁ KRABÍČKA KONTAKTŮ PRO VZDÁLENÝ SIGNÁL
- WD-SIGNBOXIN - UVOLNĚNÍ POLE KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW7015M (kat. č. 860681)

VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S JEDNĚMI POSUVNÝMI DVEŘMI (348 LT)

- mytí až do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 6 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích+ 20 vlastních
- vícejazyčný barevný dotykový displej TFT na obou stranách
- fungování chráněné různými úrovněmi hesla
- integrovaná tiskárna na panelu (volitelně)
- Port USB pro stahování záznamu mycích cyklů
- Systém nuceného sušení horkým vzduchem se 2 motory
- ethernetový port pro připojení k síti LAN (volitelně)
- 1 posuvné dolů plně skleněné dveře
- elektronický systém zamykání dveří pro bezpečnost uživatelů
- vysokotlaký horkovzdušný sušicí systém
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo na kapalně čistící prostředky
- peristaltické čerpadlo pro kapalně neutralizátor
- možnost instalace až 3 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředky s odnímatelným zásobníkem pro uložení až 4 plechovek o objemu 5 litrů a jedné o objemu 2 litry.
- mycí komora z nerezové oceli AISI 316L
- vnější panely z nerezové oceli AISI 304
- vnější rozměry DxHxV: 900 x 1000 x 1942 mm
- vnitřní pracovní rozměry DxHxV: 626 x 812 x 685 mm
- přípojky studené vody, teplé vody a demineralizované vody
- 2 nezávislá mycí čerpadla
- připojení podlahového odtoku
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 380-400 V - 50 Hz - max. 20 kW
- K dispozici je verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond - max. dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez stojanů



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW7015TM (čl. 861059)

VYSOKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S JEDNĚMI POSUVNÝMI DVEŘMI A RYCHLÝMI CYKLY

- vybaven dvojitou předehřívací nádrží na studenou a demineralizovanou vodu.
- vybaven pro rychlé cykly
- systém vnitřního osvětlení se 4 led světly pro mycí komoru

Volitelné součásti přístroje

- AF7015 - SADA ABSOLUTNÍCH HEPA FILTRŮ
- DRAINP7015 - ODVODŇOVACÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK
- ESVC15 - JISTIČ VÝFUKU 7015
- IC6010 - SENZOR VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- P57015 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - SV. OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO15 - PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM
- STEAMFEED15 - HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV PRO KOMORU
- WD-CHECK15 - OBVOD PRO ODBĚR VZORKU VODY
- WD-CODESCAN - ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
- WD-DRAIN15 - VYPOUŠTĚCÍ OKRUH MYCÍHO ČERPADLA
- WD-EMS - SYSTÉM ŘÍZENÍ ABSORBOVANÉHO VÝKONU
- WD-FLUX6010 - ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK - EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA
- WD-PRINTS7010 - TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA
- WD-SIGNBOX15 - BEZPLATNÁ KRABÍČKA KONTAKTŮ PRO VZDÁLENÝ SIGNÁL
- WD-SIGNBOXIN - UVOLNĚNÍ POLE KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Autoklávy

AVS23L (art. 901785)

AUTOKLÁV 23 LITRŮ S KOŠEM A TISKÁRNOU

- objem komory: 23 litrů
- programy: 7 výchozích (pro kapaliny a pro pevné látky)+ 1 volný
- programy s přirozeným a rychlým chlazením
- komora z nerezové oceli AISI 304 bez svařování, tloušťka 20/10 mm
- víko ze slitiny Anticorodal™, tloušťka 30 mm
- provozní teplota nastavitelná od 105 °C do 135 °C
- maximální provozní tlak: 2,3 barů relativně
- kontrola a regulace teploty pomocí PT1000
- oddělený snímač tlaku
- rozptyl tepla 5,76 MJ/h max (1370 kCal/h)
- vnější rozměry DxHxV: 395 x 460 x 930 mm
- Vnitřní pracovní rozměry ROZMĚRY x V: 236 x 530 mm
- koš z nerezové oceli AISI 304
- Rozměry koše ROZMĚRY: 220 x 390 mm
- přední panel s klávesnicí a LCD displejem
- hlášení o průběhu cyklu s indikací programu, počítadla cyklů, data, času, teploty, skutečného a reálného tlaku, zbývajících času.
- akustický signál konce cyklu
- indikace poruchy se zobrazí na displeji s jiným kódem alarmu.
- zvukové a vizuální alarmy
- interní archiv pro tisk posledních 10 cyklů
- integrovaná tiskárna pro tisk následujících parametrů: sériové číslo sterilizátoru, program, počítadlo cyklů, datum, čas, teplota, tlak (každou minutu během sterilizační fáze), poruchy.
- automatické elektrické zamykání dveří pomocí tlakové sondy
- odemknutí a otevření dveří, pokud je vnitřní teplota nižší než 94 °C.
- mechanický bezpečnostní zámek dveří kontrolou vnitřního tlaku
- hadice pro ruční vypouštění kondenzátu
- hmotnost 55 kg
- elektrické připojení: 230 V / 50-60 Hz - 2,5 KW
- výjimka pro kontrolu ISPESL
- V souladu s normami 2014/30/EU; 2014/35/EU; CEI EN 61010; CEI EN61326-1.



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

AVS23LPV
(čl. 902637)

AUTOKLÁV 23 LITRŮ S VAKUOVOU PUMPOU, KOŠEM A TISKÁRNOU

- automatické odstranění páry před otevřením dveří

Volitelné součásti přístroje

AF4050 (art. 900670)

ABSOLUTNÍ HEPA FILTR

- sada absolutních HEPA filtrů třídy EN 1822-5 H14 99,995% pro sušení vzduchu



Přístroje

GW6010

GW7010

AF4060 (č. zboží 902814)

ABSOLUTNÍ HEPA FILTR

- sada absolutních HEPA filtrů třídy EN 1822-5 H14 99,995% pro sušení vzduchu



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

AF7015 (č. zboží 9045)

SADA ABSOLUTNÍCH HEPA FILTRŮ

- 2 absolutní HEPA filtry
- třída EN 1822-5 H14 99,995 % pro sušení vzduchu



Přístroje

GW6290

GW7015

AS4060 (č. zboží 902897)

SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP

- zabráňuje náhodnému úniku vody
- detekuje únik vody ze přístroje a zastaví jej.



Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW5260

AS4190 (art. 903079)

SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP

- zabráňuje náhodnému úniku vody
- detekuje únik vody ze přístroje a zastaví jej.



Přístroje

GW4290

GW5290

DRAINP6010 (art. 903465)

VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK

- přídatné čerpadlo pro nástěnný odtok
- pro použití v případě, že není k dispozici standardní podlahový odtok.
- průměr hadice: 21 mm



Přístroje

GW6010

GW7010

DRAINP7015 (art. 904265)

VYPOUŠTĚČÍ ČERPADLO PRO NÁSTĚNNÝ ODTOK

- přidavné čerpadlo pro nástěnný odtok
- pro použití v případě, že není k dispozici standardní podlahový odtok.
- průměr hadice: 21 mm



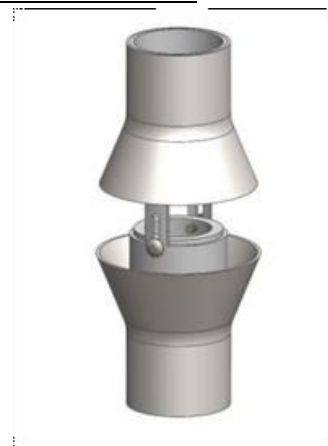
Přístroje

GW7015

ESVC10 (art. 904961)

JISTIČ VÝFUKU 6010-7010

- Odpojovač komínového průduchu, který se použije na kouřový průduch v horní části přístrojů.
- Zabraňuje přenosu změn tlaku do přístroje a následné signalizaci alarmu.
- Speciální tvar je navržen tak, aby se zabránilo návratu kondenzátu dovnitř přístroje.
- Vhodné pro přístroje řady 6010/7010



Přístroje

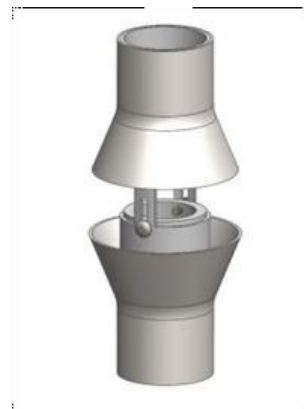
GW6010

GW7010

ESVC15 (č. zboží 9049

JISTIČ VÝFUKU 7015

- Odpojovač komínového průduchu, který se použije na kouřový průduch v horní části přístrojů.
- Zabraňuje přenosu změn tlaku do přístroje a následné signalizaci alarmu.
- Speciální tvar je navržen tak, aby se zabránilo návratu kondenzátu dovnitř přístroje.
- Vhodné pro přístroje řady 7015



Přístroje

GW7015

ESVC6290 (art. 904963)

JISTIČ VÝFUKU 6290

- Odpojovače komínového průduchu, které se použijí na kouřový průduch v horní části přístrojů.
- Zabraňují přenosu změn tlaku do přístroje a následné signalizaci alarmu.
- Speciální tvar je navržen tak, aby se zabránilo návratu kondenzátu dovnitř přístroje.
- Vhodné pro přístroje řady 6290



Přístroje

GW6290

IC5290 (č. zboží 905833)

KONTROLA VODIVOSTI SNÍMAČE KVALITY MYTÍ

- umožňuje zjistit nečistoty v mycím louhu.
- aktivuje další fáze oplachování pro dosažení dokonalého opláchnutí.



Přístroje

GW5290

IC6010 (č. zboží 9035)

KONTROLA VODIVOSTI SNÍMAČE KVALITY MYTÍ

- umožňuje zjistit nečistoty v mycím louhu.
- aktivuje další fáze oplachování pro dosažení dokonalého opláchnutí.



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

IC6290 (č. zboží 904554)**KONTROLA VODIVOSTI SNÍMAČE KVALITY MYTÍ**

- umožňuje zjistit nečistoty v mycím louhu.
- aktivuje další fáze oplachování pro dosažení dokonalého opláchnutí.

**Přístroje**

GW6290

IRCP (čl. 903000)**STROPNÍ POSTŘIKOVACÍ RAMENO**

- přídatné stropní ostřikovací rameno
- zvyšuje účinnost mytí složitých tvarů skleněného nádobí.
- z nerezové oceli AISI 316L
- není kompatibilní s vozíky CSK6B, CSK8B, LM40S, LB16S, CSK4BMIC.

**Přístroje**

GW0260

GW1260

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

KITSUPPR (art. 904886)**SADA KOLEČEK PRO PODEPŘENÍ HORNÍHO KOŠE VE SKŘÍŇCE POD UMYVADLO**

- Sada zesílené podpěry pro kolečka horního koše do podstavných přístrojů
- kompatibilní se všemi modely přístrojů s vnitřní horní úrovní, pokud jsou vybaveny kolečky.
- lepší a rychlejší výměna "plug and play" vnitřních kol ve běžné údržbě přístroje.

**Přístroje**

GW0260

GW1260

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LED6010 (art. 903409)

LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU

- 4 LED světla zajišťující kompletní osvětlení komory
- umožňuje kontrolu komory během mycího cyklu
- světla lze vyměnit zevnitř komory



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

STEAMCO15 (art. 904267)

PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM

- vysoce účinný kondenzátor
- studený vodní sprej
- pro odstranění výparů z odváděného vzduchu
- zabraňuje propojení s odtahovým potrubím

Přístroje

GW7015

STEAMCO60 (art. 903466)

PARNÍ KONDENZÁTOR ECOSLIM

- vysoce účinný kondenzátor
- studený vodní sprej
- pro odstranění výparů z odváděného vzduchu
- zabraňuje propojení s odtahovým potrubím

Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

STEAMFEED15 (art. 904313)

HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV PRO KOMORU

- parní topné těleso pro mycí komoru
- účinně snižuje spotřebu elektrické energie
- hybridní systém elektrický+ pára
- s kondenzační parní "smyčkou"
- z nerezové oceli

Přístroje

GW7015

STEAMFEED15T (art. 904314)

HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV PRO KOMORU A PŘEDEHŘEV NÁDRŽÍ

- parní topné těleso pro mycí komoru a předehřívací nádrže
- účinně snižuje spotřebu elektrické energie
- hybridní systém elektrický+ pára
- s kondenzační parní "smyčkou"
- z nerezové oceli

Přístroje

GW7015T

STEAMFEED70 (art. 904016)

HYBRIDNÍ PARNÍ VYTÁPĚNÍ

- parní topné těleso pro mycí komoru
- efektivně snižuje spotřebu elektrické energie
- hybridní systém elektrický+ pára
- s kondenzační parní "smyčkou"
- z nerezové oceli

Přístroje

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

T4260AC (obj. č. 905442)

SYSTÉM ZÁSBOVÁNÍ TEPLOU VODOU

- volitelný systém pro zásobování přístrojů horkou vodou
- s hadicí na vodu, včetně bezpečnostního systému Aquastop



Přístroje

GW1260

GW4260

GW4290

TOP45I (art. 902032)

VESTAVĚNÁ HORNÍ ČÁST 45 CM

- pro vestavné montážní řešení
- snižuje výšku přístroje na 830 mm



Přístroje

GW1245

TOP60I (art. 902033)

VESTAVĚNÁ HORNÍ ČÁST 60 CM

- pro vestavné montážní řešení
- snižuje výšku přístroje na 830 mm



Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW5260

TOP90IB (art. 903523)

VESTAVĚNÁ HORNÍ ČÁST 90 CM

- pro vestavné montážní řešení
- snižuje výšku přístroje na 830 mm

Přístroje

GW5290



TOP90IC (art. 903523)

VESTAVĚNÁ HORNÍ ČÁST 90 CM

- pro vestavné montážní řešení
- snižuje výšku přístroje na 830 mm

Přístroje

GW4290



WD-CHECK15 (art. 905102)

OKRUH PRO ODBĚR VZORKU VODY

- Speciální okruh pro odběr vzorků, pro odběr vzorků vody z mycí nádrže
- Odběrný kohout je umístěn na straně nakládky a je přístupný po otevření dvířek prostoru nádrže.
- K dispozici pro přístroje řady 7015

Přístroje

GW7015



WD-CODESCAN (art. 905103)

ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ

- Čtečka čárových kódů CODE128
- připojen ke přístroji kabelem
- umístěné na straně nakládky
- k dispozici pro přístroje řady 7010-7015 - není kompatibilní s tiskárnou na straně nakládání



Přístroje

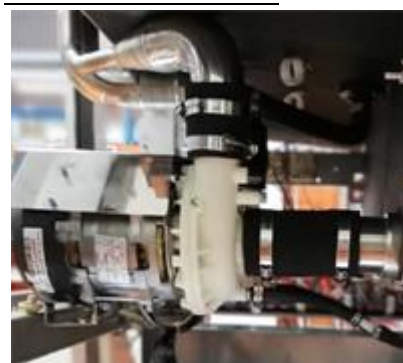
GW7010

GW7015

WD-DRAIN15 (art. 905101)

VYPOUŠTĚCÍ OKRUH MYCÍHO ČERPADLA

- Vypouštěcí okruh mycích čerpadel
- Působí na konci každé fáze mycího cyklu.
- Zaručuje úplné vyprázdnění čerpadla
- K dispozici pro přístroje řady 7015



Přístroje

GW7015

WD-EC-1 (art. 905558)

JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- pro přestavbu přístroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V - 50 nebo 60 Hz) na jednofázovou konfiguraci 1/N/PE 230 V - 50 nebo 60 Hz.
- POZNÁMKA: pro instalaci mimo výrobní závod je nutný autorizovaný technik.

Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW5260

WD-EC-3 (art. 905559)

TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE

- pro přestavbu přístroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V - 50 nebo 60 Hz) na třífázovou bez nulového vodiče 3/PE 230 V - 50 nebo 60 Hz.
- POZNÁMKA: pro instalaci mimo výrobní závod je nutný autorizovaný technik.

Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW5260

WD-EC-1UK (art. 905726)

JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ S BRITSKOU ZÁSTRČKOU

- pro přestavbu přístroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V - 50 Hz) na jednofázovou konfiguraci, s britskou zástrčkou a ochranou 13 A.
- POZNÁMKA: instalace mimo výrobní závod vyžaduje zásah autorizovaného technika.

Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW5260

WD-EC4290-1 (art. 905614)

JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Sada komponentů potřebných k přestavbě přístroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V - 50 nebo 60 Hz)
- na jednofázovou konfiguraci 1/N/PE 230 V - 50 nebo 60 Hz
- komponenty jsou SPECIFICKÉ pro GW a WD4290
- POZNÁMKA: K instalaci je nutný technik.

Přístroje

GW4290

GW5290

WD-EC4290-3 (art. 905615)

TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE

- sada komponentů potřebných k přestavbě přístroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V - 50 nebo 60 Hz).
- do třífázové konfigurace bez nulového vodiče 3/PE 230 V - 50 nebo 60 Hz
- komponenty jsou SPECIFICKÉ pro GW a WD4290
- POZNÁMKA: K instalaci je nutný technik.

Přístroje

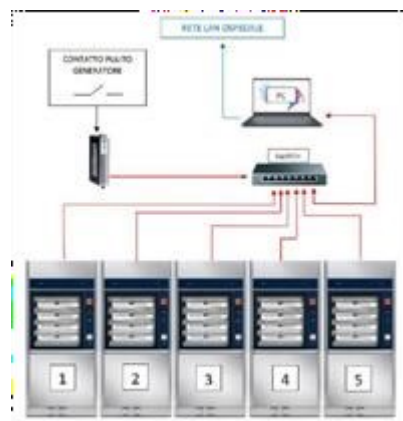
GW4290

GW5290

WD-EMS (art. 905104)

ABSORBOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

- Aplikace EMS - Energy Management System - pro řízení spotřeby energie přístrojů instalovaných v bateriích ve sterilizačních jednotkách nebo velkých laboratořích.
- Zobrazuje průběh cyklů při provádění připojených přístrojů.
- K dispozici pro přístroje řady 6010/7010/7015



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

WD-SIGNBOX15 (art. 905135)

BEZPLATNÁ KRABÍČKA KONTAKTŮ PRO DÁLKOVÝ SIGNÁL

- Krabíčka obsahující 3 bezplatné kontakty
- 1 obecný poplachový kontakt
- 1 výstražný kontakt
- 1 kontakt, který identifikuje, zda cyklus probíhá.
- Umístění na horní straně přístroje
- K dispozici pro rodiny 7010 a 7015



Přístroje

GW7010

GW7015

WD-SIGNBOXIN (art. 905184)

UVOLNĚNÍ KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU

- Skříňka s 1 vnějším čistým kontaktem napájená elektrickým generátorem, pro rodiny 7015 a 7010
- Pokud je kontakt otevřený -> generátor vypnutý
- Pokud je kontakt zavřený -> generátor zapnutý
- Připojení k systému WD-EMS pro zadání příkazu k jeho automatickému spuštění.



Přístroje

GW7010

GW7015

WD-VDS (art. 902592)

DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

- odděluje a odvádí znečištěnou odpadní vodu použitou v prvním mycím cyklu na vodu pro závěrečné oplachování.



Přístroje

GW5260

GW5290

GW6290

WD-VDS6010 (art. 903671)

DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

- odděluje a odvádí znečištěnou odpadní vodu použitou v prvním mycím cyklu na vodu pro závěrečné oplachování.
- nutná kombinace s nástěnným vypouštěcím čerpadlem (art. DRAINP6010)



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

WD-WS6010 (art. 905553)

6010 ZMĚKČOVAČ VODY

- vestavěný změkčovač vody s automatickou regenerací řízenou procesorem.
- senzor nedostatku soli s vizuálním signálem na displeji
- dráty a brzdy přizpůsobené pro řady GW a WD6010
- volitelná instalace z výroby

Přístroje

GW6010

WD-WS7010 (art. 905553)

7010 ZMĚKČOVAČ VODY

- vestavěný změkčovač vody s automatickou regenerací řízenou procesorem.
- senzor nedostatku soli s vizuálním signálem na displeji
- dráty a brzdy přizpůsobené pro řady GW a WD7010
- volitelná instalace z výroby

Přístroje

GW7010

WD-IP216010 (art. 905707)

ÚROVEŇ OCHRANY IP21

- umožňuje dosažení stupně krytí IP21: ochrana proti kapající vodě.
- pro verzi WD6010
- volitelné z výroby



Přístroje

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

WD-IP216010T (art. 905708)

ÚROVEŇ OCHRANY IP21

- umožňuje dosažení stupně krytí IP21: ochrana proti kapající vodě.
- pro verzi WD6010T
- volitelné z výroby



Přístroje

GW6010T

GW6010TM

WD-IP217010 (art. 905709)

ÚROVEŇ OCHRANY IP21

- umožňuje dosažení stupně krytí IP21: ochrana proti kapající vodě.
- pro verze 7010/7010T
- volitelné z výroby



Přístroje

GW7010

Posilovací čerpadla pro demineralizovanou vodu

PAD1 (č. zboží 901394)

POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- umožňuje zásobování přístroje demineralizovanou vodou odebíranou z beztlakové nádrže umístěné v minimální výšce 85 cm od podlahy.



Přístroje

GW0260

GW1245

GW1260

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

PAD2 (art. 900989)

POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- používáné na přístrojích pro dodávku demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze.
- může vyžadovat sadu PAD2R



Přístroje

GW0260

GW1245

GW1260

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

GW6290

PAD2-60 (č. zboží 901789)

BOOSTEROVÉ ČERPADLO PRO NEPŘEČERPÁVANOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 Hz

- umožňuje přístroj s přívodem demineralizované vody z nádrže, která musí být umístěna na podlaze.
- vhodné pro verze 60 Hz
- může vyžadovat sadu PAD2R



PAD26010 (č. zboží 903840)

POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- používané na přístrojích pro přívod demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze.



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

PAD26010-60 (č. zboží 904517)

BOOSTEROVÉ ČERPADLO PRO NEPŘÍPRAVOVANOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60Hz

- používané na přístrojích pro přívod demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze.
- vhodné pro verze 60 Hz



PAD2R (art. 903001)

SADA RELÉ PAD2

- ovládá čerpadlo PAD2 na základních přístrojích



Přístroje

GW0260

GW1245

GW1260

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

PAD2X (art. 903330)**OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO
BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU**

- používá se u přístrojů na dodávku demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze.
- hlava čerpadla z nerezové oceli
- samonasávání
- může vyžadovat sadu PAD2R

**Přístroje**

GW0260	GW1245	GW1260	GW4260	GW4290
GW5260	GW5290	GW6290		

PAD2X-60 (art. 903332)**POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU
DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ**

- umožňuje přístroj s přívodem demineralizované vody z nádrže, která musí být umístěna na podlaze.
- samonasávání
- vhodné pro verze 60 Hz
- může vyžadovat sadu PAD2R

**PAD2X6010** (art. 903841)**OCELOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO PRO
BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU**

- používá se u přístrojů na dodávku demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze.
- samonasávání
- hlava čerpadla z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010	GW7010	GW7015
--------	--------	--------

Další peristaltická čerpadla

P14060 (č. zboží 902904)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY

- pro dávkování tekutého alkalického mycího prostředku
- s tažnou trubicou z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby



Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

P14190 (art. 903418)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY

- pro dávkování tekutého alkalického mycího prostředku
- s tažnou trubicou z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby



Přístroje

GW4290

P34260 (č. zboží 905436)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU

- pro dávkování roztoku kaustické sody
- s vylepšenou tažnou trubicou z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby



Přístroje

GW4260

P34290 (č. zboží 905438)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU

- pro dávkování roztoku kaustické sody
- s vylepšenou tažnou trubicou z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro 2litrové, 5litrové nádoby



Přístroje

GW4290

P35260 (č. zboží 905762)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU

- pro dávkování roztoku kaustické sody
- s vylepšenou tažnou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

Přístroje

GW5260



P35290 (č. zboží 905767)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU

- pro dávkování roztoku kaustické sody
- s vylepšenou tažnou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

Přístroje

GW5290



P36010 (č. zboží 9035)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA

- pro dávkování kapalných přísad (např. alkalický čisticí prostředek, žíravý roztok nebo prostředek proti pění).
- s tažnou trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015



P36290 (č. zboží 904769)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA

- pro dávkování kapalných přísad (např. alkalický čisticí prostředek, žíravý roztok nebo prostředek proti pění).
- s tažnou trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

Přístroje

GW6290



P44260 (č. zboží 905440)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ PĚNIDLO

- pro dávkování kapalného přípravku proti pění
- s vylepšenou tažnou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro 2litrové, 5litrové nádoby

Přístroje

GW4260



P44290 (č. zboží 905441)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ PĚNIDLO

- pro dávkování kapalného přípravku proti pění
- s vylepšenou tažnou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro 2litrové, 5litrové nádoby

Přístroje

GW4290



P45260 (č. zboží 905763)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ PĚNIDLO

- pro dávkování kapalného přípravku proti pění
- s vylepšenou tažnou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro 2litrové, 5litrové nádoby

Přístroje

GW5260



P45290 (č. zboží 905768)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ PĚNIDLO

- pro dávkování kapalného přípravku proti pění
- s vylepšenou tažnou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro 2litrové, 5litrové nádoby

Přístroje

GW5290



P46010 (art. 903530)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ PĚNIDLO**

- pro dávkování kapalného přípravku proti pění
- s tažnou trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

**Přístroje**

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7015

P46010L (art. 905017)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO DÁVKOVÁNÍ ROZTOKU KAPALNÝCH PŘÍRAD, ABY SE ZABRÁNILO TVORBĚ PĚNY**

- Peristaltické čerpadlo pro dávkování roztoku kapalných přísad, aby se zabránilo tvorbě pěny
- S odtokem z nerezové oceli
- Vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádrže
- Speciálně pro přístroje řady GW6010L

Přístroje

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

P46290 (č. zboží 904768)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA**

- pro dávkování kapalných přísad (např. alkalický čisticí prostředek, žíravý roztok nebo prostředek proti pění).
- s tažnou trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

Přístroje

GW6290

P55290 (č. zboží 905769)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA**

- pro dávkování kapalných přísad (např. alkalický čisticí prostředek, žíravý roztok nebo prostředek proti pění).
- s tažnou trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

**Přístroje**

GW5290

P56090B (č. zboží 903609)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA

- pro dávkování kapalných přísad (např. alkalický čisticí prostředek, žíravý roztok nebo prostředek proti pění).
- s tažnou trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

Přístroje

GW6290

P57015 (č. zboží 904266)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÁ ADITIVA

- pro dávkování kapalných přísad (např. alkalický čisticí prostředek, žíravý roztok nebo prostředek proti pění).
- s tažnou trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro 2litrové, 5litrové a 10litrové nádoby

Přístroje

GW7015



TANKBSK (art. 902591)

KOŠ NA NÁDOBY VYŠŠÍ ÚROVNĚ

- kapacita: 2 x 5 litrů kanystrů
- nutné v případě dalších čerpadel WD-AD5HT nebo WD-AD6HT
- rozšiřuje kapacitu skříně na mycí prostředky ze 2 na 4 x 5 litrů kanystrů.

Přístroje

GW4290

GW5290



FLUX4060 (art. 902900)

ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje dvojí kontrolu správného dávkování mycího prostředku a tekutého neutralizátoru.

Přístroje

GW1260

GW4260



WD-FLUX5260 (art. 905766)

ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje dvojí kontrolu správného dávkování mycího prostředku, tekutého neutralizátoru nebo louhu sodného.

Přístroje

GW5260

WD-FLUX5290 (art. 905773)

ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje dvojí kontrolu správného dávkování mycího prostředku, tekutého neutralizátoru, louhu sodného nebo tekutého aditiva.

Přístroje

GW5290

WD-FLUX6010 (art. 903459)

ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje dvojí kontrolu správného dávkování mycího prostředku, tekutého neutralizátoru, louhu sodného nebo tekutého aditiva.



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

WD-FLUX6290 (art. 904770)

ŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU PRO PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje dvojí kontrolu správného dávkování mycího prostředku a tekutého neutralizátoru, louhu nebo tekutého aditiva.

Přístroje

GW6290

WD-LS3060 (art. 902084)

SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU

- s nastavitelným senzorem pro nádoby různé výšky
- vhodné pro všechny modely od 45 do 60 cm



Přístroje

GW1260

GW1245

GW4260

GW5260

WD-LS4190 (art. 903167)

SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU

- s nastavitelným senzorem pro nádoby různé výšky
- vhodné pro modely 90 cm



Přístroje

GW4290

GW5290

WD-LS6010 (art. 903525)

SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU

- s nastavitelným senzorem pro nádoby různé výšky
- vhodné pro řadu 6010/7010/6290



Přístroje

GW6010

GW6290

GW7010

GW7015

Sledovatelnost

KITCON232 (č. zboží 903284)

SADA PRO PŘIPOJENÍ RS232

- Převodník RS232 - USB
- přímý propojovací kabel samec - samice
- křížený propojovací kabel samice - samice



KITSOND (č. zboží 905066)

SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ

- průchozí otvor pro přístup do mycí komory, pro teplotní sondy
- normálně uzavřený s uzávěrem 3/8", užitečný průměr 1/2"
- pro sledovatelnost a validační činnosti
- umístěný pod horním krytem v horní části přístroje na pravé straně.

Přístroje

GW0260	GW1260	GW1245	GW4260	GW4290
GW5260	GW5290			

KITSOND10 (art. 904433)

SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ

- průchozí otvor pro přístup do mycí komory, pro teplotní sondy
- normálně uzavřený s uzávěrem 3/8", užitečný průměr 1/2"
- pro sledovatelnost a validační činnosti
- umístěný pod horním krytem v horní části přístroje na pravé straně.

Přístroje

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX
---------	----------	----------	-----------

WD-232PRINT (art. 905557)**SÉRIOVÝ PORT RS232**

- Sériový port RS232, pro externí tiskárnu (art. WD-PRINTE)

**Přístroje**

GW1260
GW5290

GW1245

GW4260

GW4290

GW5260

WD-LAN60 (art. 903460)**DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA**

- Zařízení pro ethernetové připojení LAN k počítači
- Umožňuje monitorování a komunikaci z každého přístupového bodu do sítě LAN.
- Konfigurace podle návodu k použití

Přístroje

GW6010

GW7010

GW6290

GW7015

WD-LANI2 (art. 905555)**KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA**

- datová komunikační karta
- vybaven sériovým portem RS232 pro připojení externí tiskárny.
- je vybaven portem LAN pro ethernetové připojení, který umožňuje komunikaci a monitorování přístroje z jakéhokoli přístupového bodu v místní síti.
- nastavit podle pokynů v instalační příručce.

**Přístroje**

GW1260

GW1245

GW4260

GW5260

WD-LAN4290 (art. 905443)

KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA

- datová komunikační karta
- vybaven sériovým portem RS232 pro připojení externí tiskárny.
- je vybaven portem LAN pro ethernetové připojení, který umožňuje komunikaci a monitorování přístroje z jakéhokoli přístupového bodu v místní síti.
- nastavit podle pokynů v instalační příručce.



Přístroje

GW4290

GW5290

WD-PRINT4290 (art. 905444)

PANELOVÁ TISKÁRNA

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- pro upevnění panelu
- rozměry DxHxV: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (art. WD-PAPER)



Přístroje

GW4290

WD-PRINT5290 (art. 905799)

PANELOVÁ TISKÁRNA

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- pro upevnění panelu
- rozměry DxHxV: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (art. WD-PAPER)



Přístroje

GW5290

WD-PRINT6290 (art. 904555)

PANELOVÁ TISKÁRNA

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- pro upevnění panelu
- rozměry DxHxV: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (kód WD-PAPER)

Přístroje

GW6290

WD-PRINTE2 (art. 905556)

EXTERNÍ TISKÁRNA

- externí tiskárna
- včetně karty sériového portu RS232
- pro jehličkový termální tisk
- s funkcí hodin
- v kombinaci s rolí termopapíru o průměru 50 mm - šířka 57 mm (art. WD-PAPER).
- vybaven nezávislým napájením
- POZNÁMKA: pro instalaci je nutný autorizovaný technik



Přístroje

GW1260

GW1245

GW4260

GW5260

WD-PRINTEINK (art. 903740)

EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA

- nárazová tiskárna
- průměr papírové role: 50 mm - šířka: 57 mm (kód CARTADP24)
- vybaven nezávislým napájením



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

WD-PRINTP6010 (art. 903462)

TISKÁRNA - ČISTÝ BOČNÍ PANEL

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- umístěný na čistém bočním panelu
- rozměry DxHxV: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (kód WD-PAPER)

Přístroje

GW6010



WD-PRINTP7010 (art. 903463)

TISKÁRNA - ČISTÝ BOČNÍ PANEL

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- umístěný na čistém bočním panelu
- rozměry DxHxV: 120 x 170 x 40 mm
- role termopapíru s průměrem 50 mm šířka 57 mm (kód WD-PAPER)

Přístroje

GW7010

GW7015



WD-PRINTS6010 (art. 903407)

TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- namontované na nečistém bočním panelu
- rozměry DxHxV: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (kód WD-PAPER)

Přístroje

GW6010



WD-PRINTS7010 (art. 903464)

TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU - NEČISTÁ ZÓNA

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- namontované na nečistém bočním panelu
- rozměry DxHxV: 120 x 170 x 40 mm
- role termopapíru s průměrem. 50 mm šířka 57 mm (kód WD-PAPER)



Přístroje

GW7010

GW7015

Příslušenství příprístrojů

CP3050 (art. 900922)

SKŘÍŇKA NA ČISTICÍ PROSTŘEDKY A DEMINERALIZÁTOR

- skříňka pro umístění čistícího prostředku nebo demineralizačních kolon.
- možnost montáže vedle myčky
- rozměry DxHxV: 300 x 600 x 850 mm



KITWHEELS (art. 905145)

SADA PRO PŘESTAVBU VLOŽKY PRO VOZÍKY

- Sada koleček pro přestavbu vložek pro vozík CLB310UNIV (např. INSxxyy) na odpovídající vložky pro přístroje s kolejnicemi do komory (např. INSxxyyR).
- Instalační pokyny jsou součástí sady



Podstavce a nosné rámy

B6040L (art. 902487)

NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO PŘÍSTROJE 60 CM SE ZÁMKEM

- rozměry DxHxV: 600 x 530 x 400 mm
- zvyšuje pracovní úroveň přístroje na 70 cm od podlahy.
- skříňka na mycí prostředky s předními dvířky
- vybaven nastavitelnými nožičkami
- skříňka na mycí prostředky se zásobníkem proti vypadnutí
- přední dveře se zámkem
- z nerezové oceli
- POZNÁMKA: pokud chybí volitelný snímač hladiny může být nutné vyměnit jednotku odsávání mycího prostředku za krátký typ, který je k dispozici jako náhradní díl (kód 690073656; referenční číslo 115012).



Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW5260

B9040L (art. 902813)

NEREZOVÝ PODSTAVEC PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM

- rozměry DxHxV: 900 x 530 x 400 mm
- zvyšuje pracovní úroveň přístroje na 70 cm od podlahy.
- skříňka na mycí prostředky s předními dvířky
- vybaven nastavitelnými nožičkami
- skříňka na mycí prostředky se zásobníkem proti vypadnutí
- přední dveře se zámkem
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4290

GW5290

T6040 (obj. č. 902416)

RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 60 CM

- rozměry DxHxV: 600 x 530 x 400 mm
- zvyšuje pracovní úroveň přístroje na 70 cm od podlahy.
- usnadňuje čištění přístroje zespodu
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW5260

T9040 (art. 902415)

RÁM Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍSTROJE 90 CM

- rozměry DxHxV: 900 x 530 x 400 mm
- zvyšuje pracovní úroveň přístroje na 70 cm od podlahy.
- usnadňuje čištění přístroje zespodu
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4290

GW5290

Úprava vody: Demineralizátor

WO-20-01 (art. 090012)

ČISTIČKA PRO REVERZNÍ OSMÓZU Z NEREZOVÉ OCELI

- elektronický ovládací panel s pokročilým programováním
- alarm pro vyčerpání filtru
- alarm pro nedostatek vody
- alarm proti zaplavení s automatickým blokovacím systémem
- automatické časované promytí membrán v případě delší nečinnosti.
- počítadla hodin a litrů
- vodivost na výstupu vody (min-max): 5-30 $\mu\text{S/cm}$
- hodinová produkce: Průtok vody: 120 litrů/h při teplotě vody 15° C odtok 480 litrů/h
- produkce a vodivost závisí jak na chemických vlastnostech vstupní vody, tak na zanesení membrán.
- míra obnovy (max.): 30 % při 30 °C
- předúprava na přívodu vody: filtr s aktivním uhlím
- vstupní tlak vody (min / max): 1,5 - 6 barů
- tvrdost vody na vstupu (max.): 40 °f s pH max. 7,5
- teplota vody na vstupu min-max): 5-30 °C
- vodivost vody na vstupu (max.): 2000 $\mu\text{S/cm}$
- vnější rozměry DxHxV: 150 x 490 x 550 mm
- hmotnost (netto / brutto): 25 / 26 kg
- elektrické připojení: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 690 W (max. 3 A)



WO-30-01 (art. 090013)

ČISTIČKA PRO REVERZNÍ OSMÓZU Z NEREZOVÉ OCELI

- objem zásobníku 12 L
- elektronický ovládací panel s pokročilým programováním
- filtr bornout alarm
- alarm pro nedostatek vody (ochrana proti vyčerpání čerpadla)
- alarm proti zaplavení s automatickým blokováním
- automatické časované mytí membrány v případě delší nečinnosti
- počítadlo hodin a litrů
- vodivost výstupní vody (min-max): 5-30 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- hodinová produkce: 240 litrů/h při 15 °C teplota vody)
- produkce a vodivost závisí na chemických vlastnostech vstupní vody a stavu zanesení membrán.
- míra obnovy (max.): 35% při 25°C
- vstupní tlak vody (min-max): 1,5 - 6 barů
- tvrdost vstupní vody (max.): 35 s max. pH 7,5
- teplota vstupní vody (min-max): 5-30 °C
- vodivost vstupní vody (max.): 1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- vnější rozměry ŠxHxV: 300 x 445 x 700 mm
- elektrické připojení: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 690 W (max. 3 A)



WP3010 (art. 905041)

ČISTIČKA VODY - PRYSKYŘICE SE SMÍŠENÝM LOŽEM

- zajistit demineralizovanou vodu z vodovodu
- vodivostní senzor pro indikaci vyčerpaných pryskyřic.
- vnější rozměry DxHxV: 300 x 660 x 850 mm
- kompletní se sloupem CL3000
- sada pryskyřic MI700WP
- pomocný vypouštěcí ventil přístupný ze dveří skříně.



Vozíky

Podstavné vozíky a vložky *pro podpultové přístroje*

CS1-1 (art. 901696)

HORNÍ VOZÍK S POSTŘIKOVAČEM

- vhodné pro uchycení podpěr a košů
- využitelná plocha DxH: 460 x 450 mm
- použitelná výška nastavitelná ve dvou polohách: 190 mm nebo 240 mm
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

CS2 (č. 900032)

DOLNÍ TROLEJ

- vhodné pro uchycení podpěr a košů
- využitelná plocha DxH: 480 x 500 mm
- použitelná výška: 230 mm
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

D-CS1 (art. 901204)

HORNÍ VOZÍK S POSTŘIKOVAČEM 45 CM

- vhodné pro uchycení podpěr a košů
- využitelná plocha DxH: 310 x 430 mm
- použitelná výška: 250 mm
- z nerezové oceli



Přístroje

GW1245

D-CS2 (art. 901205)

SPODNÍ VOZÍK 45 CM

- vhodné pro uchycení podpěr a košů
- využitelná plocha DxH: 330 x 450 mm
- použitelná výška: 250 mm
- z nerezové oceli



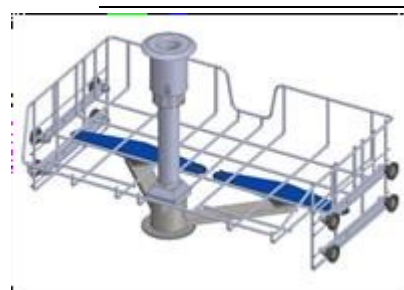
Přístroje

GW1245

M-CS1DUO (art. 905225)

HORNÍ VOZÍK "HALF SPACE" S DVOJITÝM POSTŘIKOVAČEM

- vhodné pro polohování podpěr a košů
- vybaven rozdělovačem se dvěma postřikovacími rameny
- s možností provedení pomocí vhodného příslušenství, které je součástí dodávky, připojení k nižším vozíkům, a to jak stříkacím, tak vstřikovacím.
- užitná plocha ŠxH: 460 x 310 mm
- z nerezové oceli



Přístroje

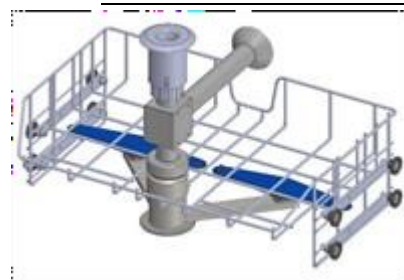
GW0260

GW1260

M-CS1DUODS (č. zboží 905226)

"POLOPROSTOR" HORNÍ VOZÍK S DVOJITÝM POSTŘIKOVAČEM A PŘÍPOJKOU PRO SUŠÍCÍ SYSTÉM

- vhodné pro polohování podpěr a košů
- vybaven rozdělovačem se dvěma postřikovacími rameny
- s možností provedení pomocí vhodného příslušenství, které je součástí dodávky, připojení k nižším vozíkům, a to jak stříkacím, tak vstřikovacím.
- užitná plocha ŠxH: 460 x 310 mm
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

Vozíky na vstřikování skla s úzkým hrdlem *pod pultem*

LB16 (čl. 900606)

SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE

- vhodné pro mytí 16 kusů skleněného nádobí
- lahve s úzkým hrdlem široké 250-1000 ml s max. průměrem. 101 mm - v 450 mm
- odměrné válce (průměr max. 101 mm - v 495 mm)
- s následujícími tryskami: 16 x U6170 (170 mm)
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LB16DS (art. 900604)

SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí 16 kusů skleněného nádobí
- lahve s úzkým hrdlem / široké 250-1000 ml s max. průměrem. 101 mm - v 450 mm
- odměrné válce (průměr max. 101 mm - v 495 mm)
- s následujícími tryskami: 16 x U6170 (170 mm)
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LB16DSBX (art. 904631)**SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- Může být vybaven maximálně 16 vstřikovači, a to i navzájem odlišnými, pro mytí skleněného nádobí různých velikostí (maximální rozměry průměr 101 mm, v 495 mm).
- sestavte vložku s požadovanými tryskami (nezakryté pozice musí uzavřeny víčkem s kódem TAPPOUG).
- vybavena obvodovým rámem a středovou mřížkou pro lepší stabilitu skleněného nádobí.
- vybaven spodní sítí s oky 10 x 10 mm
- umístění na nižší úrovni
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se správcem oblasti

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LB16I (art. 900605)**SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE**

- vhodné pro mytí 16 lahví s úzkým hrdlem / širokým hrdlem o max. průměru. 101 mm - v 200 mm
- možnost mytí různých druhů skleněného nádobí v souladu s maximálními přípustnými rozměry.
- s následujícími tryskami: 16 x U6170 (170 mm)
- umístěný v dolní úrovni
- pro spojení s injekčním vozíkem v horním patře.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW0260

GW1260

LB16S (art. 900607)

HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE

- vhodné pro mytí 16 lahví s úzkým hrdlem / široké (průměr max. 101 mm - v 200 mm)
- možnost mytí různých skleněných nádob kompatibilních s maximálními přípustnými rozměry
- s následujícími tryskami: 16 x U6170 (170 mm)
- umístěné v horní úrovni
- spojit s injekčním stojanem v dolní úrovni.
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LB16S-DS (art. 900603)

HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 16 lahví s úzkým hrdlem / široké (průměr max. 101 mm - v 200 mm)
- možnost mytí jiného druhu skla kompatibilního s maximálními rozměry
- vybaven 16 x tryskami U6170 (170 mm)
- umístěné v horní úrovni
- pro kombinaci se spodním vstřikovacím vozíkem
- za předpokladu, že je k dispozici konektor sušícího systému
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LB32 (čl. 900394)

DVOUÚROVŇOVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE

- vhodné pro mytí 32 lahví s úzkým hrdlem / široké 250-1000 ml (průměr max. 101 mm - v 230 mm)
- s následujícími tryskami: 32 x U6170 (170 mm)
- umístěné na 2 úrovních
- z nerezové oceli

Přístroje

GW0260

GW1260



LB32DS (art. 900395)

DVOUÚROVŇOVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 32 lahví s úzkým hrdlem / široké 250-1000 ml (průměr max. 101 mm - v 230 mm)
- s následujícími tryskami: 32 x U6170 (170 mm)
- umístěné na 2 úrovních
- z nerezové oceli

Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290



LB40 (art. 900566)

VOZÍK PRO BUTYROMETRY

- vhodné pro mytí 40 butyrometrů
- při objednávce uveďte typ butyrometrů.
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli

Přístroje

GW0260

GW1260



LB40DS (art. 900567)**VOZÍK PRO BUTYROMETRY SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodné pro mytí a sušení 40 butyrometrů
- při objednávce uveďte typ butyrometrů.
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LB4B (č. zboží 90366)**VOZÍK NA VELKÉ LÁHVE**

- vhodné pro mytí 4 x 10 litrových lahví (d 227 x v 410 mm) nebo 4 x 5 litrových lahví (d 182 x v 330 mm).
- vhodné pro mytí 4 x 5 litrových Erlenmeyerových baněk
- vybaven následujícími tryskami: 4 x speciální trysky
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW0260

GW1260

LB4BDS (art. 903670)**VOZÍK NA VELKÉ LÁHVE**

- vhodné pro mytí 4 x 10 litrových lahví (d 227 x v 410 mm) nebo 4 x 5 litrových lahví (d 182 x v 330 mm).
- vhodné pro mytí 4 x 5 litrových Erlenmeyerových baněk
- vybaven 4 speciálními tryskami
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LB8 (čl. 900236)**VOZÍK NA VELKOROZMĚROVÉ SKLO**

- vhodné pro mytí 8 velkých lahví o max. průměru. 160 mm max. výška 50 cm
- vybaven následujícími tryskami: 8 x U6260 (260 mm), 8 x speciální trysky
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW0260

GW1260

LB8DS (art. 900363)**VOZÍK NA VELKÉ LÁHVE SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodné pro mytí a sušení 8 velkých lahví max. výška 50 cm
- s následujícími tryskami: 8 x U6260 (260 mm), 8 x U6310 (310 mm).
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LBT4DS (art. 902307)**TROLLEY PRO Erlenmeyerovy nádoby o objemu 5 l se sušícím systémem**

- vhodné pro mytí 4 x 5 litrových Erlenmeyerových baněk
- vybaven následujícími tryskami: 4 x speciální trysky
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LBT5 (art. 901086)

VOZÍK NA LÁHVE

- vhodné pro mytí 5 x 5 litrových lahví (d 182 x v 500 mm, hl. hrdlo max. 80 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 5 x speciální trysky
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli

Přístroje

GW0260

GW1260



LBT5DS (art. 901085)

VOZÍK NA LÁHVE SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 5 x 5 litrových lahví (d 182 x v 500 mm, hl. hrdlo max. 80 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 5 x speciální trysky
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli

Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290



LM20 (art. 900234)

UNIVERZÁLNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - 20 POZIC

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 490 mm.
- s následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivený)
- poloviční vozík pro volné nakládání, doplněný o košíky na zkumavky, podpěry Erlenmeyerových baněk, koš CSK2
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli

Přístroje

GW0260

GW1260



LM20BX (art. 903979)

FLEXIBILNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - 20 POZIC

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 490 mm.
- Stojan na 20 pozic bez trysek
- musí být vybaven 20 tryskami (nevyužité pozice musí být krytkami kód TAPPOUG).
- poloviční vozík pro volné nakládání, k doplnění o košíky na zkumavky, podpěry Erlenmeyerových baněk, koš CSK2
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem



Přístroje

GW0260

GW1260

LM20BXDS (art. 903980)

FLEXIBLE VOZÍK NA MYTÍ BANĚK SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM - 20 POZIC

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 490 mm.
- Stojan na 20 pozic bez trysek
- musí být vybaven 20 tryskami (nevyužité pozice musí být krytkami kód TAPPOUG).
- poloviční stojan na zkumavky, na baňky, košík CSK2.
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LM20DS (art. 900235)

UNIVERZÁLNÍ MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM - 20 POZIC

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 490 mm.
- s těmito tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160. (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivený)
- poloviční vozík pro volné nakládání, k doplnění o košíky na zkumavky, podpěry Erlenmeyerových baněk, koš CSK2
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LM22S (art. 901746)

HORNÍ UNIVERZÁLNÍ MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY - 22 POLOH

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- s následujícími tryskami: 12 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm).
- umístěný na horní úrovni vozíku D-CS1.
- z nerezové oceli



Přístroje

GW1245

LM24 (č. zboží 901345)

UNIVERZÁLNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - 24 POZIC

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 490 mm.
- s následujícími tryskami: 6 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 6 x U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm).
- umístěný na spodní úrovni vozíku D-CS2.
- z nerezové oceli



Přístroje

GW1245

LM40 (art. 900023)

UNIVERZÁLNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - 40 POZIC

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 490 mm.
- s následujícími tryskami: 5 x U6260 (260 mm), 5 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 5 x U4180 (180 mm), 5 x U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm), 1 x U390 (90 mm), 1 x U390 (90 mm), 1 x U390 (90 mm).
- UC6 (zakřivený)
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LM40BX (art. 902626)

FLEXIBILNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - 40 POZIC

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 490 mm.
- 40 pozic stojanu bez trysek
- být vybaven 40 tryskami (nevyužité pozice musí být krytkami kód TAPPOUG).
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem



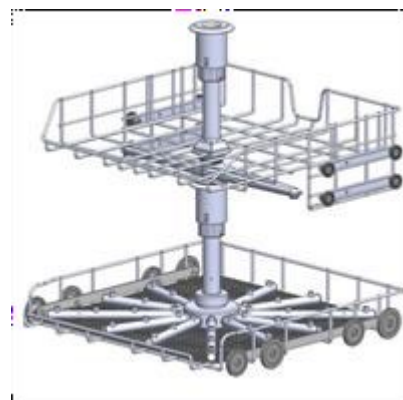
Přístroje

GW0260

GW1260

LM40ICS1 (art. 905047)**DVOUÚROVNĚVÝ VOZÍK SE SMÍŠENÝM MYCÍM SYSTÉMEM,
VSTŘIKOVÁNÍ NA SPODNÍ ÚROVNI A STŘÍKÁNÍ NA HORNÍ ÚROVNI.**

- Dvouúrovňový vozík se smíšeným mycím systémem, vstřikování na spodní úrovni a stříkání na horní úrovni.
- Horní úroveň s rozprašovačem vhodná pro umístění podpěr skleněné nádoby se širokým hrdlem a koše.
- Základní úroveň vstřikování vhodná pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem do hmax 205 mm.
- Komplet s 34 tryskami U4140, 1 zahnutou tryskou UC6 a 6 krytkami TAPPOUG
- Vyrobeno z nerezové oceli

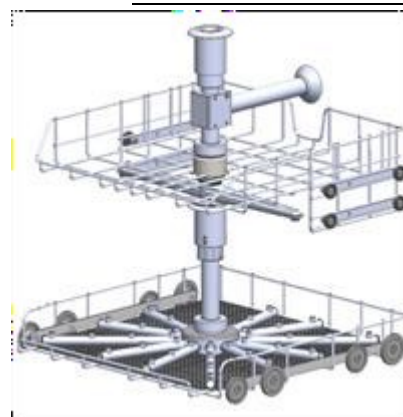
**Přístroje**

GW0260

GW1260

LM40ICS1DS (art. 905048)**DVOUÚROVNĚVÝ VOZÍK SE SMÍŠENÝM MYCÍM SYSTÉMEM,
VSTŘIKOVÁNÍ NA SPODNÍ ÚROVNI A STŘÍKÁNÍ NA HORNÍ ÚROVNI.**

- Dvouúrovňový vozík se smíšeným mycím systémem, vstřikování na spodní úrovni a stříkání na horní úrovni.
- Horní úroveň s rozprašovačem vhodným pro umístění podpěr skleněné nádoby se širokým hrdlem a koše, se sušícím kloubem.
- Základní úroveň vstřikování vhodná pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem do hmax 205 mm.
- Kompletně s 34 tryskami U4140, 1 zahnutou tryskou UC6 a 6 krytkami TAPPOUG
- Vyrobeno z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LM40S (art. 900026)**HORNÍ MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY - 40 POZIC**

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- s následujícími tryskami: 40 x U4140 (140 mm)
- umístěný v horní úrovni, aby mohl být spojen s CS2.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW0260

GW1260

LM40SBX (art. 903668)**FLEXIBILNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - 40 POZIC**

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 200 mm.
- 40 pozic stojanu bez trysek
- být vybaven 40 tryskami (nevyužité pozice musí být zakryty krytkami kod. TAPPOUG)
- umístěné v horní úrovni
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem

**Přístroje**

GW0260

GW1260

LM40SBXDS (art. 903986)**FLEXIBILNÍ MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY SE SUŠICÍM SYSTÉMEM - 40 POZIC**

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 490 mm.
- 40 pozic stojanu bez trysek
- být vybaven 40 tryskami (nevyužité pozice musí být zakryty krytkami kod. TAPPOUG)
- umístěné v horní úrovni
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LM40SDS (art. 900300)**HORNÍ MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY SE SUŠICÍM SYSTÉMEM - 40 POZIC**

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- s následujícími tryskami: 40 x U4140 (140 mm)
- umístěný v horní úrovni, aby mohl být spojen s CS2.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LM46 (č. zboží 903784)**UNIVERZÁLNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - 46 POZIC**

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 220 mm.
- horní insert koše vybavená těmito tryskami: 12 x U4140 (140 mm), 6 x U390 (90 mm), 6 x U3110 (110 mm).
- spodní insert koše vybavená následujícími tryskami: 6 x U4140 (140 mm), 2 x U390 (90 mm), 2 x U3110 (110 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6260 (260 mm), 2 x U4180 (160 mm), 6 x U4160 (160 mm), 1 x UC6 (zakřivený)
- umístěné na úrovni stojanu D-CS1 e D-CS2.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW1245

LM80 (art. 900028)

UNIVERZÁLNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - DVĚ ÚROVNĚ MYTÍ

- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- kapacita: 68 kusů
- s následujícími tryskami: 68 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (zakřivená).
- s 12 uzávěry (kód TAPPOUG)
- umístěné na 2 nezávislých úrovních
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LM80DS (art. 900029)

UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - DVĚ ÚROVNĚ MYTÍ

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- kapacita: 68 kusů
- s následujícími tryskami: 68 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (zakřivená).
- s 12 uzávěry (kód TAPPOUG)
- umístěné na 2 nezávislých úrovních
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LM80I (č. zboží 90426)

SPODNÍ VOZÍK NA MYTÍ BANĚK - 34 POZIC

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- s následujícími tryskami: 34 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (zakřivená).
- vybavený 6 uzávěry (kód TAPPOUG)
- umístěný v dolní úrovni
- pro kombinaci s horním vozíkem se systémem přívodu vody do spodního vozíku.
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LM80SBX (art. 903981)

FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK - 40 POZIC

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- 40 pozic stojanu bez trysek
- být vybaven 40 tryskami (nevyužité pozice musí být krytkami kód TAPPOUG).
- K dispozici je 6 uzávěrů
- umístěné v horní úrovni
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem



Přístroje

GW0260

GW1260

LM80SBXDS (art. 903982)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 40****POLOH**

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- 40 pozic stojanu bez trysek
- být vybaven 40 tryskami (nevyužité pozice musí být zakryty krytkami kód TAPPOUG).
- n.6 jsou k dispozici víčka
- umístěné v horní úrovni
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LM80SDS (art. 903211)**MYTÍ HORNÍ BAŇKY SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 34 POZIC**

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- s následujícími tryskami: 40 x U4140 (140 mm)
- vybavený 6 uzávěry (kód TAPPOUG)
- umístěné v horní úrovni
- spojit s injekčním stojanem v dolní úrovni.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LM112 (č. zboží 905988)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BAŇKY - DVĚ ÚROVNĚ MYTÍ**

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- kapacita: 136 kusů
- umístěné na 2 nezávislých úrovních
- vyšší úroveň složená z 68 pozic vybavených následujícími tryskami: 24 x U4140, 8 x U390, 12 x U4160, 12 x U3110 + 20 uzávěrů (kód TAPPOUG)
- spodní úroveň sestávající z 68 pozic vybavených následujícími tryskami: 24 x U4140, 8 x U390, 12 x U4160, 12 x U3110, 1 x UC6 (zahnutá) + 20 uzávěrů (kód TAPPOUG)
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW0260

GW1260

LM112DS (art. 905659)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - DVĚ ÚROVNĚ MYTÍ**

- vhodné pro mytí a sušení skleněného nádobí s úzkým hrdlem o výšce až 225 mm.
- kapacita: 136 kusů
- umístěné na 2 nezávislých úrovních
- vyšší úroveň složená z 68 pozic vybavených následujícími tryskami: 24 x U4140, 8 x U390, 12 x U4160, 12 x U3110 + 20 uzávěrů (kód TAPPOUG)
- spodní úroveň sestávající z 68 pozic vybavených následujícími tryskami: 24 x U4140, 8 x U390, 12 x U4160, 12 x U3110, 1 x UC6 (zahnutá) + 20 uzávěrů (kód TAPPOUG)
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LPM24 (č. zboží 901379)**VOZÍK NA MYTÍ PIPET/LAHVÍ - 12+12 POZIC**

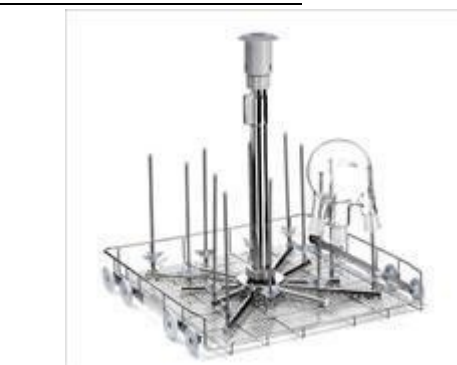
- vhodné pro mytí skleněného nádobí s úzkým hrdlem, např. pipet do výšky 490 mm.
- s následujícími tryskami: 4 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm), 12 x ULB40.
- umístěný na spodní úrovni vozíku D-CS2.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW1245

LR4 (art. 900237)**MYCÍ VOZÍK REAKČNÍCH BANĚK**

- vhodné pro mytí 4 reaktorů s 3/5 hrdly o objemu max. 3 litry nebo až 12 kusů skleněného nádobí s úzkým hrdlem.
- s následujícími tryskami: 12 x U6260 (260 mm)
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW0260

GW1260

LR4DS (art. 900238)**MYCÍ VOZÍK REAKČNÍCH BANĚK SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodné pro mytí a sušení 4 reaktorů s 3/5 hrdly o objemu max. 3 litry nebo až 12 kusů skleněného nádobí s úzkým hrdlem.
- s následujícími tryskami: 12 x U6260 (260 mm)
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LT20 (art. 900239)

VOZÍK PRO FISCHER TRUBICE

- vhodné pro mytí 12 fischerových zkumavek o maximální výšce 550 mm a 6 kusů skleněného nádobí s úzkým hrdlem.
- s následujícími tryskami: 12 x U6370 (370 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U390 (90 mm).
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LT20DS (art. 900759)

VOZÍK NA FISCHER TUBIC SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 12 fischerových zkumavek o maximální výšce 550 mm a 6 kusů skleněného nádobí s úzkým hrdlem.
- s následujícími tryskami: 12 x U6370 (370 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U390 (90 mm).
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

Vstřikovací vozíky na pipety pro podpultové přístroje

LPT100 (art. 900220)

VOZÍK NA MYTÍ PIPET

- vhodné pro mytí 100 standardních pipet max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LPT100DS (art. 900219)

MYCÍ VOZÍK NA PIPETY SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 100 standardních pipet max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LPV40 (art. 900242)

VOZÍK NA MYTÍ PIPET

- vhodné pro mytí 20 odměrných pipet max. výška 550 mm+ 20 standardních pipet max. výška 490 mm
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LPV40DS (art. 900243)

MYCÍ VOZÍK NA PIPETY SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 20 odměrných pipet max. výška 550 mm + 20 standardních pipet max. výška 490 mm
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

Smíšené injekční vozíky (pipety + pro úzké hrdlo) pro podpultové přístroje

LPM20/20 (art. 900240)

SMÍŠENÝ MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY / PIPETY - 20+ 20 POZIC

- vhodné pro mytí 20 pipet do 550 mm+ 20 kusů skleněného nádobí s úzkým hrdlem
- s následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivený), 20 x ULB40 pro pipety o maximální výšce 550 mm
- umístění na nižší úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LPM2010 (art. 902891)

MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY / PIPETY / ZKUMAVKY - 20 POZIC

- vhodné pro mytí 10 pipet do 550 mm + 20 kusů úzkohrdlých skleněných nádob+ 1/4 volného stojanu, který je třeba doplnit koši na zkumavky řady CP.
- s následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivený), 10 x ULB40 pro pipety o maximální výšce 550 mm
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LPM2010DS (art. 902051)**MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY / PIPETY / ZKUMAVKY - 20 POZIC SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodné pro mytí a sušení 10 pipet do 550 mm+ 20 kusů úzkohrdlých skleněných nádob + 1/4 volného stojanu, je třeba doplnit koši na zkumavky řady CP.
- s následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivený), 10 x ULB40 pro pipety o maximální výšce 550 mm
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LPM2020DS (art. 900241)**SMÍŠENÝ MYCÍ VOZÍK NA BAŇKY / PIPETY - 20+20 POZIC SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodné pro mytí a sušení 20 pipet do 550 mm+ 20 skleněného nádobí s úzkým hrdlem
- s následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo), 20 x ULB40 pro pipety o maximální výšce 550 mm
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

Vstřikovací vozíky na velké sklo pro podpultové přístroje

LB1-20DS (art. 902605)

VOZÍK NA JEDNU VELKOU LÁHEV NEBO SUD

- vstřikovací vozík pro mytí a sušení jedné velké láhve a/nebo bubnu
- maximální rozměry láhve DIAMETR x V: 300 x 350 mm
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

LC8M8 (art. 905227)

VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE A SMĚSNÉ SKLO

- vhodné pro současné mytí 8 středně velkých lahví a 8 smíšených skleněných nádob, jako jsou baňky, láhve.
- maximální zpracovatelný objem lahví : 2 lahve po 2 litrech + 2 lahve po 1 litru + 4 lahve po 0,5 litru.
- s následujícími tryskami: 8 x U6300 (300 mm), 8 x U490 (90 mm).
- umístění na nižší úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

LC8M8DS (art. 905228)

VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE A SMĚSNÉ SKLO SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro současné mytí 8 středně velkých lahví a 8 smíšených skleněných nádob, jako jsou baňky, láhve.
- maximální zpracovatelný objem lahví : 2 lahve po 2 litrech + 2 lahve po 1 litru + 4 lahve po 0,5 litru.
- s následujícími tryskami: 8 x U6300 (300 mm), 8 x U490 (90 mm).
- umístění na nižší úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

Injekční vozíky pro lahvičky a kónické odstředivé zkumavky *pro podpultové přístroje*

KP100 (art. 900244)

HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY

- vhodné pro vnitřní promývání vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s těmito tryskami: 104 x U390 (90 mm)
- umístěné v horní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

KP100DS (art. 900245)

HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY SE SUŠICÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro vnitřní promývání a sušení vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s těmito tryskami: 104 x U390 (90 mm)
- umístěné v horní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

KP200S (art. 904816)

HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY

- vhodné pro vnitřní promývání vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s těmito tryskami: 104 x U390 (90 mm)
- umístěné v horní úrovni
- umožňuje propojení se vstřikovacími vozíky na nižší úrovni.
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

KP200SDS (art. 904817)**HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodné pro vnitřní promývání a sušení vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s těmito tryskami: 104 x U390 (90 mm)
- umístěné v horní úrovni
- umožňuje propojení se vstřikovacími vozíky na nižší úrovni.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

KP200SDS-U3110 (art. 905850)**HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM - TRYSKY U3110**

- vhodné pro vnitřní promývání a sušení vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s následujícími tryskami: 104 x U3110 (průměr 3 mm x délka 110 mm)
- umístěné v horní úrovni
- umožňuje propojení se vstřikovacími vozíky na nižší úrovni.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

KP200 (art. 900246)**DVOUÚROVŇOVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY**

- vhodné pro vnitřní promývání vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- umístěné na dvou úrovních
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW0260

GW1260

KP200DS (art. 900247)**DVOUÚROVŇOVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA ZKUMAVKY SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodné pro vnitřní promývání a sušení vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- umístěné na dvou úrovních
- z nerezové oceli

Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

**KP200-U355** (art. 905657)**DVOUÚROVŇOVÝ INJEKČNÍ VOZÍK PRO VIALKY**

- vhodné pro vnitřní mytí i malých vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s následujícími tryskami: 208 x U355 (55 mm)
- umístění na dvou úrovních
- z nerezové oceli

Přístroje

GW0260

GW1260

**KP200DS-U355** (art. 905658)**DVOUÚROVŇOVÝ INJEKČNÍ VOZÍK NA VIALKY SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodné pro vnitřní mytí i malých vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s následujícími tryskami: 208 x U355 (55 mm)
- umístění na dvou úrovních
- z nerezové oceli

Přístroje

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290



KP60 (č. zboží 901872)

HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY

- vhodné pro vnitřní promývání vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s těmito tryskami: 60 x U390 (90 mm)
- umístěné v horní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW1245

Základní vozíky a vložky pro velkokapacitní přístroje

C61 (čl. 900934)

VOZÍK PRO ÚROVEŇ I (NIŽŠÍ)

- k použití jako základna pro mytí stříkáním a jako podpora pro systémy s více tryskami.
- vybavený spodním postřikovačem
- kompletní se spodním stojanem z nerezového pleťva
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6290

C62B (č. zboží 905548)

ZÁKLADNÍ INSERT S POSTŘIKOVAČEM PRO ÚROVNĚ II A III (STŘEDNÍ A HORNÍ)

- Insert vybavená postřikovacím ramenem
- pro úrovně mytí 2 a 3 (střední a horní)
- s vyššími bočními okraji pro lepší umístění podpěr a skleněných nádob.
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6290

C63 (art. 900936)

UNIVERZÁLNÍ STOJAN VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ

- vozík pro úrovně II a III (střední a horní)
- k použití jako teleskopický nosný rám pro uchycení vstřikovacích systémů.
- z nerezové oceli

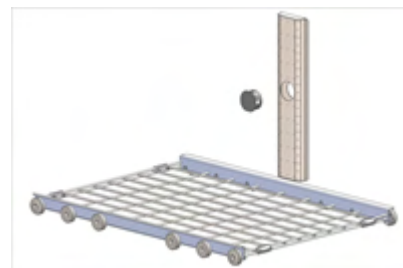


Přístroje

GW6290

CL7015 (art. 905704)**ZÁKLADNÍ MYCÍ INSERT**

- Police pro použití jako základna pro mytí stříkáním na základní úrovni přístrojů řady GW7015
- sloužil jako postřikovač na dně nádrže.
- z nerezové oceli, kompletní se dvěma uzávěry pro boční přípojky.

**Přístroje**

GW7015

CL6010 (obj. č. 905163)**ZÁKLADNÍ INSERT PRO MYTÍ VE SPREJI**

- Insert vhodná pro GW6010L-GW6010LX-GW6010T a GW7010-GW7010T
- Police pro použití jako základna pro mytí postříkem
- základní hladina, kterou obsluhuje postřikovač na dně nádrže.
- z nerezové oceli
- kompletní se dvěma uzávěry pro boční přípojky vody

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

CLB310UNIV (art. 904830)**ZÁKLADNÍ STOJAN NA SKLENĚNÉ NÁDOBÍ**

- Základní stojan na sklo
- Možnost montáže až 3 různých úrovní
- Součástí dodávky jsou 3 páry odnímatelných kolejnic.
- Šroubované kolejnice (bez svařovaných)
- Nastavitelná poloha kolejnic (v pěti dostupných úrovních)
- Vložky nejsou součástí dodávky
- Vyrobeno z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

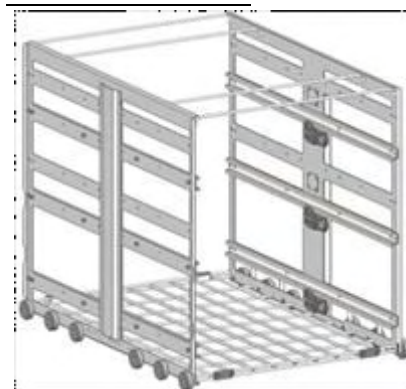
GW7010M

GW7010T

GW7010TM

CLB315UNIV (art. 905071)**ZÁKLADNÍ MYCÍ VOZÍK NA SKLO**

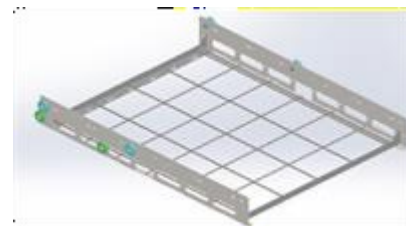
- základní vozík na mytí skla
- kompletní se 3 páry odnímatelných kolejnic, které lze připevnit k rámu pomocí otvorů se závitem v 5 různých výškách.
- možnost maximálně 3 mycí police současně.
- se 3 lopatkami k zablokování nepoužívaných vývodů vody a 2 zátkami k uzavření nepoužívaných hladin.
- vložky nejsou součástí dodávky
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW7015

INSL6010R (art. 905042)**MYCÍ INSERT**

- Insert vhodná pro modely řady GW6010ML a GW6010MLX
- Police pro použití jako základna pro mytí postřikem
- Základní úroveň, obsluhovaná postřikovačem na dně nádrže.
- Vyrobeno z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INSPLAV10 (art. 903545)**JEDNA ÚROVEŇ MYTÍ**

- mezistupeň s integrovaným postřikovacím ramenem
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INSPLAV10R (art. 904903)

JEDNA ÚROVEŇ MYTÍ

- mezistupeň s integrovaným postřikovacím ramenem
- úroveň s kolejkami kompatibilními s myčkami na sklo "ML"
- z nerezové oceli



Přístroje

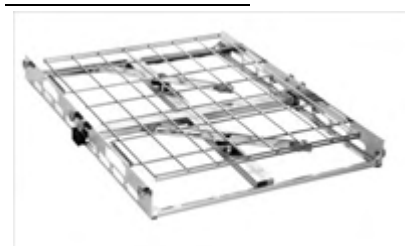
GW6010ML

GW6010MLX

INSPLAV15 (art. 904568)

INSERT MYCÍ ÚROVNĚ S DVOJITÝM OSTŘIKOVACÍM RAMENEM

- mezistupeň s integrovaným dvojitým postřikovacím ramenem
- z nerezové oceli



Přístroje

GW7015

LCB6010 (art. 903883)

ZÁKLADNÍ STOJAN NA SKLENĚNÉ NÁDOBÍ

- základní stojan na skleněné nádoby
- vybaven jednou úrovní pro 2 kolektory (jeden každou polovinu úrovně).
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

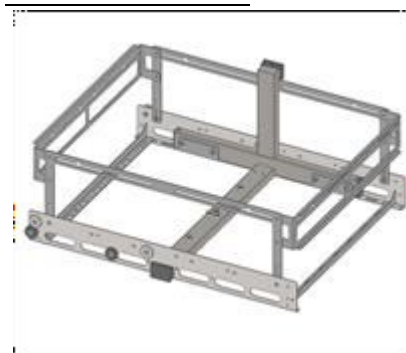
GW7010T

GW7010TM

LCB6010R (art. 905004)

ZÁKLADNÍ STOJAN NA SKLENĚNÉ NÁDOBÍ

- základní stojan na skleněné nádoby
- vybaven jednou úrovní pro 2 kolektory (jeden pro každou polovinu úrovně).
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6010ML

GW6010MLX

LCB7015 (art. 904312)

ZÁKLADNÍ STOJAN NA SKLENĚNÉ NÁDOBÍ

- základní stojan na skleněné nádoby
- vybaven jednou úrovní pro 2 kolektory (jeden pro každou polovinu úrovně).
- z nerezové oceli



Přístroje

GW7015

Vozíky pro vstřikování skla s úzkým hrdlem pro velkokapacitní přístroje**COBE63** (č. zboží 954383)**KOLEKTOR PRO BAŇKY**

- vhodné pro mytí 3 baněk do 3 litrů (max. průměr: 188 mm) nebo 6 skleněných nádob do 2 litrů (max. průměr: 140 mm).
- s následujícími tryskami: 6 x U4180 (180 mm)
- 2 dlouhé přepážky
- 2 krátké přepážky
- použití na vozících LCB6010
- celkový rozměr rovnající se polovině mycí plochy

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

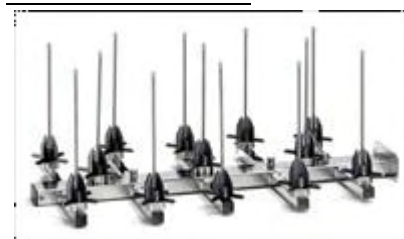
GW7010M

GW7010T

GW7010TM

COBE6315 (art. 955036)**KOLEKTOR PRO BAŇKY**

- vhodné pro mytí 6 baněk do 3 litrů (max. průměr: 188 mm) nebo 8 skleněných nádob do 2 litrů (max. průměr: 140 mm).
- s následujícími tryskami: 13 x U4180 (180 mm)
- 2 dlouhé přepážky
- 2 krátké přepážky
- použití na vozících LCB7015
- celkový rozměr rovnající se polovině mycí plochy

**Přístroje**

GW7015

COBE63R (č. zboží 955785)**KOLEKTOR PRO BAŇKY**

- vhodné pro mytí 3 baněk do 3 litrů (max. průměr: 188 mm) nebo 6 skleněných nádob do 2 litrů (max. průměr: 140 mm).
- s následujícími tryskami: 6 x U4180 (180 mm)
- 2 dlouhé přepážky
- 2 krátké přepážky
- použití na vozících LCB6010R
- celkový rozměr rovnající se polovině mycí plochy

**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS12U4180DV (art. 903954)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 12 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 12 lahví do 1 litru nebo 6 lahví do 2 litrů.
- s následujícími tryskami: 12 x U4180 (180 mm), 6 x U6260 (260 mm).
- vybaven 12 uzávěry pro konfiguraci
- vybaven drátěnými přepážkami (nastavitelná poloha) a obvodovou podpěrou.
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS12U4180DVR (art. 904892)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 12 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 12 lahví do 1 litru nebo 6 lahví do 2 litrů.
- s následujícími tryskami: 12 x U4180 (180 mm), 6 x U6260 (260 mm).
- vybaven 12 uzávěry pro konfiguraci
- vybaven drátěnými přepážkami (nastavitelná poloha) a obvodovou podpěrou.
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS1548BX (art. 905039)**MYCÍ INSERT 48 TRYSEK - NEUTRÁLNÍ**

- vhodné pro mytí 48 kusů středně velkého a malého skla.
- být vybaven 48 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty krytkami kod. TAPPOUG)
- vhodné pro vozík CLB315UNIV
- s obvodovou podpěrrou vhodnou pro ošetření až 48 lahví o maximálním průměru 86 mm.
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem

**Přístroje**

GW7015

INS1596U390 (art. 904567)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 96 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 96 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 96 x U390 (90 mm)
- trysky s podpěrrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB315UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW7015

INS1596U4140 (art. 904695)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 96 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 96 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 96 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB315UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW7015

INS20U4180DV (art. 903918)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 20 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 20 lahví do 1 litru
- s následujícími tryskami: 20 x U4180 (180 mm)
- vybaven drátěnými přepážkami (nastavitelná poloha) a obvodovou podpěrrou.
- trysky s podpěrrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS20U4180DVR (art. 904905)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 20 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 20 lahví do 1 litru
- s následujícími tryskami: 20 x U4180 (180 mm)
- vybaven drátěnými přepážkami (nastavitelná poloha) a obvodovou podpěrrou.
- trysky s podpěrrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

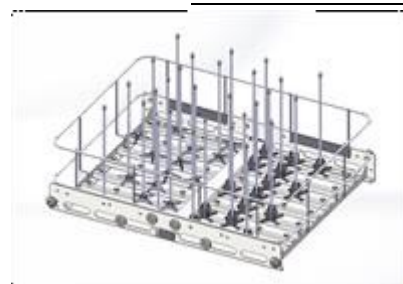
**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS28U4140 (art. 904276)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 28 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

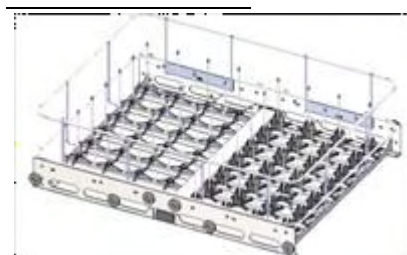
GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS28U4140R (art. 904893)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 28 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

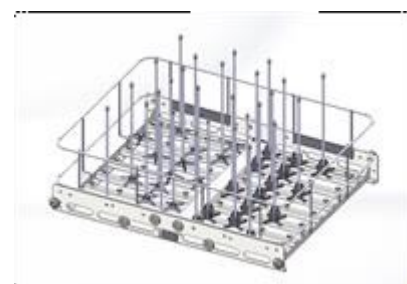
**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS28U6260 (art. 903546)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 28 kusů středně velkého skla
- s následujícími tryskami: 28 x U6260 (260 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS28U6260R (art. 904894)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 28 kusů středně velkého skla
- s následujícími tryskami: 28 x U6260 (260 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

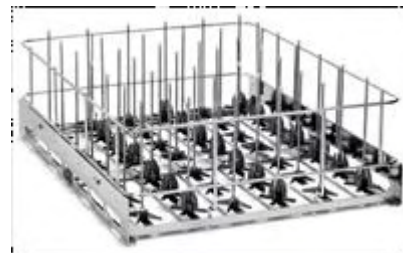
**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS42U4180 (art. 904096)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 42 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 42 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 42 x U4180 (180 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

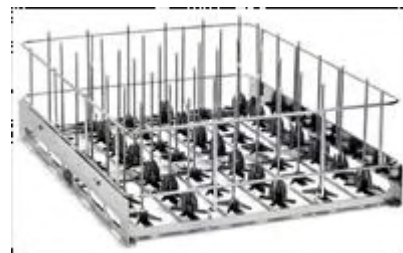
GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS42U4180R (art. 904897)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 42 POZICEMI VHODNÝ PRO JEDNODVEŘOVÉ PŘÍSTROJE ŘADY "L"**

- vhodné pro mytí 42 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 42 x U4180 (180 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

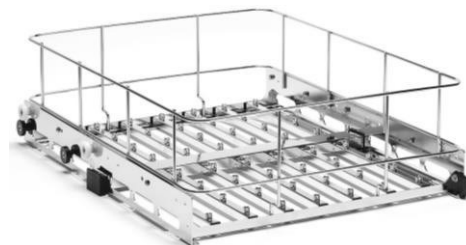
**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS56BX (art. 904575)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 kusů středně velkého a malého skla.
- být vybaven 56 tryskami (nevyužité pozice musí být zakryty krytkami kód TAPPOUG).
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

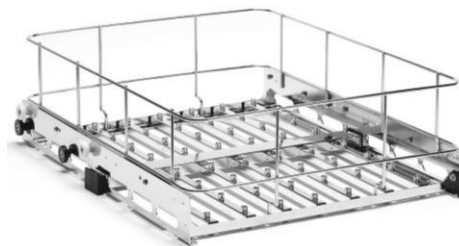
GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS56BXR (art. 904895)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 kusů středně velkého a malého skla.
- být vybaven 56 tryskami (nevyužité pozice musí být krytkami kód TAPPOUG).
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem

**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS56U390 (art. 903547)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 kusů středně velkého a malého skla.
- s těmito tryskami: 56 x U390 (90 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

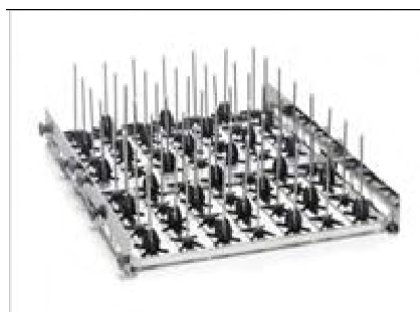
GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS56U390R (art. 904904)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 kusů středně velkého a malého skla.
- s těmito tryskami: 56 x U390 (90 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS56U4140 (art. 903543)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 56 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS56U4140R (art. 904898)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 56 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INS56U4180 (art. 903544)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 56 x U4180 (180 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS56U4180R (art. 904896)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 56 x U4180 (180 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

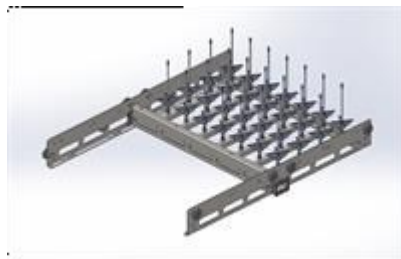
**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INSM28U4140 (art. 903782)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI - POLOVIČNÍ POLICE**

- vhodné pro mytí 28 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INSM28U4140R (art. 904902)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI - POLOVIČNÍ POLICE**

- vhodné pro mytí 28 kusů středně velkého a malého skla.
- s následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- z nerezové oceli

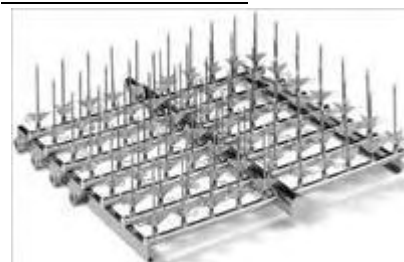
**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

L680 (art. 900782)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 76 POZICEMI**

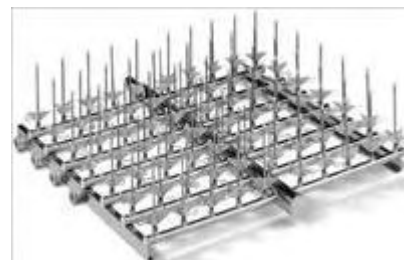
- vhodné pro mytí 76 kusů středně velkých a malých skleněných nádob.
- s následujícími tryskami: 70 x U4140 (140 mm)+ 6 x U3110 (110 mm)
- trysky s výškově nastavitelnou opěrkou pro hrdlo skleněného nádobí
- umístěné na úrovni přístroje I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II).
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

L680-LP6 (obj. č. 902616)**SMÍŠENÝ UNIVERZÁLNÍ INJEKČNÍ VOZÍK MAX. 75 POZIC A
PREDISPOZIČNÍ PIPETY MAX. 100 POZIC**

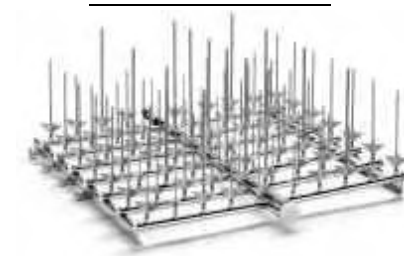
- vhodné pro mytí 75 kusů středně velkých a malých skleněných nádob.
- s následujícími tryskami: 70 x U4140 (140 mm)+ 5 x U3110 (110 mm)
- trysky s výškově nastavitelnou opěrkou pro hrdlo skleněného nádobí
- umístěné na úrovni přístroje I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II).
- dodáváno s adaptérem LP6 (LP6 není součástí dodávky)
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

L685 (art. 900743)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 76 POZICEMI**

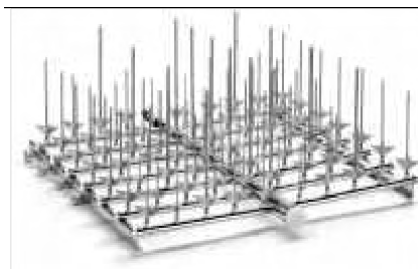
- vhodné pro mytí 76 kusů středně velkých a malých skleněných nádob.
- s následujícími tryskami: 6 x U390 (90 mm), 14 x U3110 (110 mm), 28 x U4140 (140 mm), 14 x U4180 (180 mm), 14 x U6240 (240 mm).
- trysky s výškově nastavitelnou opěrkou pro hrdlo skleněného nádobí
- umístěné na úrovni přístroje I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II).
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

L685-LP6 (art. 902617)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 75 POZICEMI**

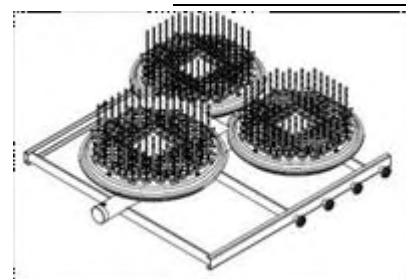
- vhodné pro mytí 75 kusů středně velkých a malých skleněných nádob.
- s těmito tryskami: 5 x U390 (90 mm), 14 x U3110 (110 mm), 28 x U4140 (140 mm), 14 x U4180 (180 mm), 14 x U6240 (240 mm).
- trysky s výškově nastavitelnou opěrkou pro hrdlo skleněného nádobí
- umístěné na úrovni přístroje I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II).
- dodáváno s adaptérem LP6
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

L685-3KP100 (art. 905585)**VYSOKOKAPACITNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO PIPETY MAX. 300 POZIC**

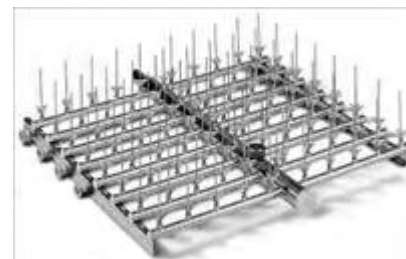
- skládá se z 3 x speciálních sběračů LP6 (3 x100 pipet, max. výška 450 mm, max. průměr 8,5 mm)
- umístěné na úrovni přístroje I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II).
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

L690 (art. 900810)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 86 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 86 kusů středně velkých a malých skleněných nádob.
- s následujícími tryskami: 80 x U3110 (110 mm)+ 7 x U390 (90 mm)
- výškově nastavitelné polypropylenové základní trysky
- umístěno na úrovni přístroje I, II nebo III.
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II a III).
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

Vstřikovací vozíky na pipety pro velkokapacitní přístroje

INS152LP (art. 905038)

VSTŘIKOVACÍ MYCÍ POLICE PRO MYTÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍM PIPET

- vstřikovací mycí police pro manipulaci s velkým množstvím pipet (ne 2 x 104= 208).
- Vybaveno 2 speciálními diskovými sběrači se speciálním zařízením, které umožňuje zpracování pipet o max. průměru 18 mm, v max. 550 mm.
- Vhodné pro vozík CLB315UNIV - něm lze současně použít pouze jednu další mycí polici.
- Vyrobeno z nerezové oceli



Přístroje

GW7015

INS2LP (art. 904505)

UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO PIPETY

- vybaven 208pozicovým stojanem pipet
- pro standardní pipety max. výška 560 mm max. průměr 18 mm
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

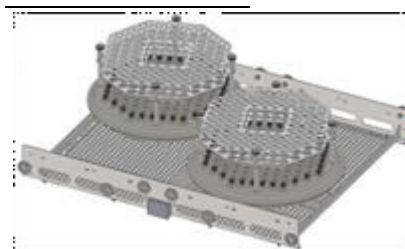
GW7010T

GW7010TM

INS2LPR (č. zboží 904891)

UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO PIPETY

- vybaven 208pozicovým stojanem pipet
- pro standardní pipety max. výška 560 mm max. průměr 18 mm
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6010ML

GW6010MLX

INS56ULB40 (art. 903867)**VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO MYTÍ PIPET S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 pipet
- vybaven následujícími tryskami: 56 x ULB40 pro pipety o maximální výšce 550 mm
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

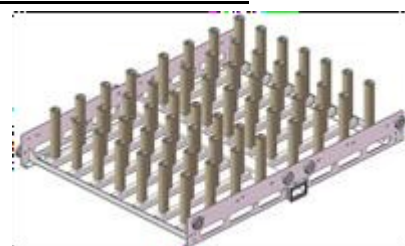
GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS56ULB40R (art. 904899)**VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO MYTÍ PIPET S 56 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 56 pipet
- vybaven následujícími tryskami: 56 x ULB40 pro pipety o maximální výšce 550 mm
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

LP6 (art. 900981)**PIPETOVACÍ ADAPTÉR PRO SYSTÉMY S VÍCE TRYSKAMI**

- vhodné pro 100 standardních pipet max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- umístění: háčky na odpovídajícím hydraulickém vývodu, který se nachází u vstřikovacích systémů L680 a L685.

**Přístroje**

GW6290

Smíšené vstřikovací vozíky (pipeta+ úzké hrdlo) pro velkokapacitní přístroje

INKLP28U4140R (art. 904890)

INSERT PRO MYTÍ STŘEDNĚ MALÉHO SKLA

- Dvouzónová insert pro současné mytí středně malého skla a pipet / vialek
- vybavena následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm) pro mytí skleněného nádobí v první oblasti
- speciální sběrač v druhé oblasti
- vybavený polovičním sběračem typu LP70 pro pipety s relativním polopodložkou, pro zpracování č. 35 standardních pipet hmax 450 mm / max. průměr 8,5 mm
- vybavený polovičním sběračem pro lahvičky typu KP vybavený tryskami č. 35 U390
- vhodné pro řadu GW6010ML / MLX
- s 28 plastovými krytkami pro uzavření nepoužívaných otvorů.
- z nerezové oceli

Přístroje

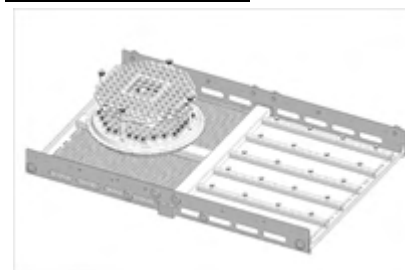
GW6010ML

GW6010MLX

INS15LP24BX (art. 904607)

UNIVERZÁLNÍ INJEKČNÍ VOZÍK S 24 POZICEMI SE STOJAN PRO PIPETY

- vybaven 70polohovým sběračem pipet
- pro standardní pipety max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- být vybaven 24 tryskami (nevyužité pozice musí být zakryty uzávěrem kód TAPPOUG).
- vhodné pro vozík CLB315UNIV
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem



Přístroje

GW7015

INSLP28U4140 (art. 903780)**UNIVERZÁLNÍ INJEKČNÍ VOZÍK S 28 POZICEMI SE STOJANEM PRO PIPETY**

- s následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- vybaven 70polohovým sběračem pipet pro standardní pipety max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

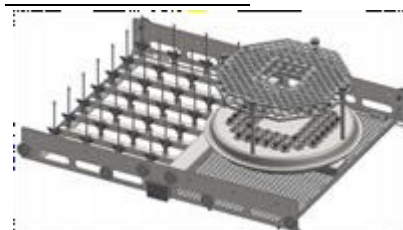
GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INSLP28U4140R (art. 904901)**DVOUZÓNOVÁ INSERT PRO SOUČASNÉ MYTÍ STŘEDNĚ VELKÝCH A MALÝCH SKLENĚNÝCH NÁDOB A PIPET**

- Dvouzónová insert pro současné mytí středně malých skleněných nádob a pipet
- vybavena následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm) pro mytí skleněného nádobí v první oblasti
- vybavený sběračem pipet LP70 s relativní opěrkou disku ve druhé zóně.
- pro zpracování 70 standardních pipet se speciálním zařízením, které umožňuje zpracování pipet o max. průměru 18 mm, vmax. 550 mm.
- s 28 plastovými krytkami pro uzavření nepoužívaných otvorů.
- vhodné pro přístroje řady GW6010ML / MLX
- z nerezové oceli

**Přístroje**

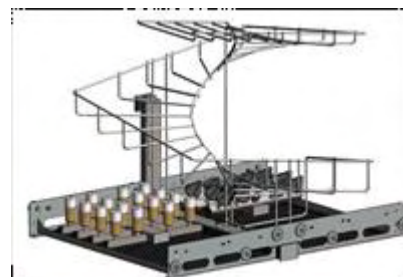
GW6010ML

GW6010MLX

INSPIPE31R (art. 905037)

INSERT S PODPĚROU PRO MYTÍ ZKUMAVEK

- Produkt se skládá z:
- č. 1 police s rozdělovačem a podpěrou pro trubky
- č. 1 rozdělovač s 16 tryskami se silikonovými krytkami s otvory Ø6 mm
- č. 1 rozdělovač s 12 vstřikovacími tryskami pro trubky a 3 šroubeními se závitem 3/8"
- umístit pouze na první (nižší) úroveň přístroje s vodítky v komoře.
- Typ konfigurace a maximální zpracovatelné zatížení:
- max. 16 zkumavek vnější průměr 6 mm / max. 8 mm max. délka 30 cm
- max. 4 zkumavky vnitřní Ø 10 mm max. délka 150 cm
- max. 4 zkumavky vnitřní Ø 14 mm max. délka 150 cm
- max. 4 zkumavky vnitřní Ø 12 mm max. délka 150 cm
- max. 3 zkumavky z nerezové oceli, připojení 3/8" délka 150 cm
- Pro přístroje GW6010ML/GW6010MLX



Přístroje

GW6010ML

GW6010MLX

Vstřikovací vozíky pro velké sklo

C636-I (č. zboží 903569)

VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 36 lahví s úzkým hrdlem širokým 250-1000 ml
- maximální rozměr láhve - průměr: 90 mm, výška: 285 mm
- s následujícími tryskami: 36 x U6240 (240 mm)
- umístěný v dolní úrovni
- z nerezové oceli



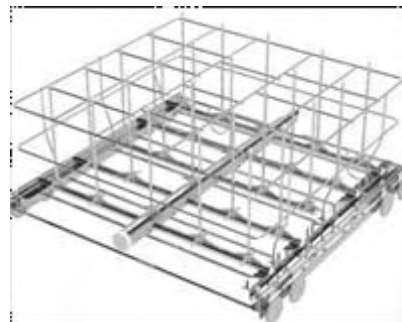
Přístroje

GW6290

C624-I (č. zboží 905647)

VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 24 POZICEMI PRO LAHVE, SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 20 lahví nebo kádinek o maximálním průměru 110 mm a 4 lahve nebo kádinky o maximálním průměru 140 mm.
- s následujícími tryskami: 24 x U6240 (240 mm)
- umístěný ve spodní úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6290

C636-S (č. zboží 903568)

VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí a sušení 36 lahví s úzkým hrdlem širokým 250-1000 ml
- maximální rozměr láhve - průměr: 90 mm, výška: 285 mm
- s těmito tryskami: 36 x U6240 (240 mm)
- umístěné v horní úrovni
- z nerezové oceli

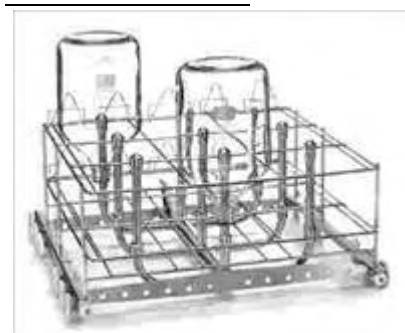


Přístroje

GW6290

C65-I (obj. č. 901756)**SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO VELKÉ LÁHVE**

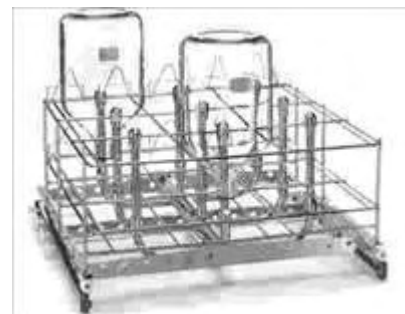
- spodní mycí a sušící vozík pro 9 velkých lahví
- maximální rozměry láhve - průměr: 175 mm, výška: 285 mm
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

C65-S (art. 901758)**HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO VELKÉ LÁHVE**

- horní mycí a sušící vozík pro 9 velkých lahví
- maximální rozměry láhve - průměr: 175 mm, výška: 285 mm
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

COCI42 (art. 954384)**STOJAN PRO ODMĚRNÉ VÁLCE**

- vhodné pro mytí 4 lahví od 500 ml do 2000 ml (průměr max: 85 mm, výška min: 360 mm, výška max: 568 mm).
- s následujícími tryskami: 4 x U6370 (370 mm)
- pogumované podpěry na ochranu okrajů hrdel válců.
- použití na vozících LCB6010
- celkový rozměr rovnající se polovině mycí plochy

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

COCI42R (č. zboží 955920)

INSERT ODMĚRNÉHO VÁLCE

- Pro kombinaci s LCB6010R
- Vybaveno 4 tryskami U6370 s podpěrrou a 4 gumovými podpěrami 100 mm.



Přístroje

GW6010ML

GW6010MLX

COCI9215 (art. 955057)

STOJAN PRO ODMĚRNÉ VÁLCE

- vhodné pro mytí 9 lahví od 500 ml do 2000 ml (průměr max: 85 mm, výška min: 360 mm, výška max: 568 mm)
- s následujícími tryskami: 9 x U6370 (370 mm)
- pogumované podpěry na ochranu okrajů hrdel válců.
- použití na vozících LCB7015
- celkový rozměr rovnající se polovině mycí plochy



Přístroje

GW7015

INS1515BX (art. 904887)

MODULÁRNÍ POLICE NA MYTÍ VSTŘIKOVÁNÍM

- Modulární police na mytí vstřikováním
- Může být vybaven maximálně 15 vstřikovači, a to i různými, pro mytí skleněného nádobí různých velikostí.
- usadit vložku s požadovanými tryskami (nezakryté pozice musí uzavřeny víčkem TAPPOUG).
- výškově nastavitelný obvodový rám a nastavitelné přepážky pro co nejlepší uložení skleněných nádob.
- vhodné pro vozík CLB315UNIV
- z nerezové oceli
- pro konfiguraci trysek požádejte správce oblasti.



Přístroje

GW7015

INS1528BX (art. 904605)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 28 kusů středně velkého a malého skla.
- být vybaven 28 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty krytkami kod. TAPPOUG)
- vhodné pro vozík CLB315UNIV
- z nerezové oceli
- konfiguraci trysek konzultujte se svým oblastním manažerem

**Přístroje**

GW7015

INS28BX (art. 905134)**MODULÁRNÍ VSTŘIKOVACÍ MYCÍ POLICE 28 POZIC**

- Modulární police na mytí vstřikováním
- Může být vybaven maximálně 28 vstřikovači, které se od sebe mohou lišit, pro mytí skleněného nádobí různých velikostí.
- Nastavte vložku s požadovanými tryskami (nezakryté pozice musí uzavřeny víčkem s kódem TAPPOUG).
- Vhodné pro vozík CLB310UNIV
- Vyrobeno z nerezové oceli
- O konfiguraci trysek požádejte oblastního manažera.

**Přístroje**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS28BXR (art. 905133)**MODULÁRNÍ VSTŘIKOVACÍ MYCÍ POLICE 28 POZIC**

- Modulární police na mytí vstřikováním
- Může být vybaven maximálně 28 vstřikovači, které se od sebe mohou lišit, pro mytí skleněného nádobí různých velikostí.
- Nastavte vložku s požadovanými tryskami (nezakryté pozice musí uzavřeny víčkem s kódem TAPPOUG).
- Vhodné pro přístroje s vodítky do komory GW6010ML / GW6010MLX
- Vyrobeno z nerezové oceli
- O konfiguraci trysek požádejte oblastního manažera.

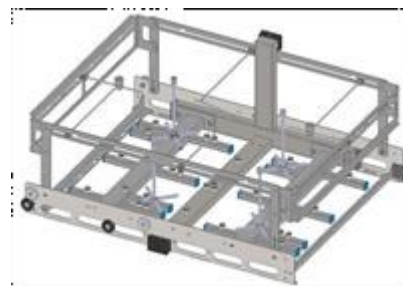
**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

INSLB4R (art. 905055)**MYCÍ INSERT PRO VELKÉ LÁHVE**

- mycí insert pro velké láhve
- k dispozici pro přístroje řady GW6010ML a GW6010MLX, které lze použít pouze na první úrovni.
- vhodné pro mytí maximálně 3 lahví o průměru 250 mm a výšce 500 mm 13 litrů nebo maximálně 4 lahví o průměru 230 mm a výšce 500 mm 10 litrů.
- vybaven 4 tryskami ULB6140, 4 držáky lahví 100 mm, výškově nastavitelným obvodovým rámem a řadou nastavitelných přepážek.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6010ML

GW6010MLX

LM6-5 (art. 904766)**VOZÍK NA VELKÉ LÁHVE NEBO SUDY**

- vstřikovací vozík pro mytí a sušení velkých lahví a/nebo sudů
- lze upravit pro mytí až 5 velkých lahví/nádob (1 až 5 trysek).
- maximální rozměry bubnu DxHxV: 600 x 600 x 800 mm
- podpěry lze nastavit podle výšky láhve/bubnu.
- z nerezové oceli

**Přístroje**

GW6290

L685CIL (art. 903204)

VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO 12 ODMĚRNÝCH LAHVÍ

- vhodné pro mytí a sušení 12 lahví od 500 ml do 2000 ml
- vybaven 12 speciálními tryskami se spirálovým stříkacím efektem pro mytí okrajů a dna.
- 6 trysek o délce 390 mm a 6 trysek o délce 440 mm
- možné konfigurace: 12 x 1000 ml lahví nebo 3 x 2000 ml lahví + 6 x 1000 ml lahví + 3 x 500 ml lahví nebo 6 x 1000 ml lahví + 6 x 1000 ml lahví
- odnímatelné podpěry umožňují různé konfigurace zatížení, což zaručuje značnou flexibilitu.
- optimální sklon, aby se zabránilo stagnaci vody na dně a uvnitř válců.
- umístění v pračce na první úrovni a zabírá 2/3 mycí komory.
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6290

L690CIL (art. 903715)

VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO 36 ODMĚRNÝCH LAHVÍ

- vhodné pro mytí a sušení 36 válců od 350 do 700 mm maximálním průměru 85 mm.
- s následujícími tryskami: 36 x U6370 (370 mm)
- umístění v pračce v první úrovni
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6290

Injekční vozíky pro vialky a centrifugační zkumavky pro velkokapacitní přístroje

INSKP200 (art. 904232)

INJEKČNÍ VOZÍK NA ZKUMAVKY

- vhodné pro vnitřní promývání vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- vhodné pro vozík CLB310UNIV
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6010L	GW6010LX	GW6010T	GW6010TM	GW7010
GW7010M	GW7010T	GW7010TM		

INSKP200R (art. 904900)

INJEKČNÍ VOZÍK NA ZKUMAVKY

- vhodné pro vnitřní promývání vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug.
- s následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- z nerezové oceli



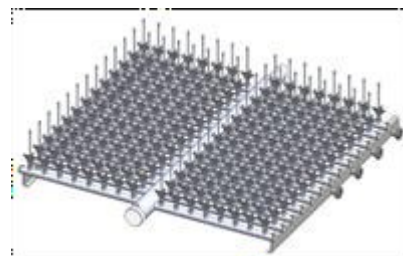
Přístroje

GW6010ML	GW6010MLX
----------	-----------

L6208 (č. zboží 905162)

INJEKČNÍ INSERT 208 POZIC

- vhodné pro mytí 208 vialek, zkumavek / drobného skla
- s následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- výškově nastavitelné polypropylenové základní trysky
- umístěné na přístroji GW6290DS (nebo kompatibilních předchůdcích) na úrovni I, II nebo III.
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II a III).
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6290

Dopravní systémy

DIS-WD5 (art. 902411)

UVOLŇOVACÍ VOZÍK PRO PŘÍSTROJE 60-90 CM S PODSTAVCEM

- pro nakládání a vykládání vozíků
- vybaven 4 otočnými a 2 uzamykatelnými koly.
- vybaven dvojitou rukojetí pro pohyb
- spodní úroveň pro uložení podpěr nebo jiných vozíků.
- systém sběru kapalných zbytků podle požadavků platné normy ISO EN 15883- 1.
- z nerezové oceli



Přístroje

GW0260

GW1260

GW4260

GW4290

GW5260

GW5290

DIS-WD6010 (art. 903455)

UVOLŇOVACÍ VOZÍK PRO DVOUDVEŘOVÉ PŘÍSTROJE

- uvolňovací vozík s bezpečnostním blokovacím systémem pro vkládání/vykládání mycích stojanů do dezinfekční myčky.
- kosočtvercová miska pro zachycení kapaliny odkapávající z materiálu nákladu
- vybaven 4 otočnými a uzamykatelnými koly.
- vybaven ergonomickou rukojetí pro přepravu
- bezpečnostní systém pro zamykání mycích vozíků
- systém sběru kapalných zbytků podle požadavků platné normy ISO EN 15883-1.
- z nerezové oceli AISI 304



Přístroje

GW6010

DIS-WD7010 (art. 903456)

UVOLŇOVACÍ VOZÍK PRO DVOUDVEŘOVÉ PŘÍSTROJE

- uvolňovací vozík s bezpečnostním blokovacím systémem pro vkládání/vykládání mycích stojanů do dezinfekční myčky.
- kosočtvercová miska pro zachycení kapaliny odkapávající z materiálu nákladu
- vybaven 4 otočnými a uzamykatelnými koly.
- vybaven ergonomickou rukojetí pro přepravu
- bezpečnostní systém pro zamykání mycích vozíků
- systém sběru kapalných zbytků podle požadavků platné normy ISO EN 15883-1.
- z nerezové oceli AISI 304



Přístroje

GW7010

DIS-WD7015 (art. 903862)

UVOLŇOVACÍ VOZÍK

- uvolňovací vozík s bezpečnostním blokovacím systémem pro vkládání/vykládání mycích stojanů do dezinfekční myčky.
- kosočtvercová miska pro zachycení kapaliny odkapávající z materiálu nákladu
- vybaven 4 otočnými a uzamykatelnými koly.
- vybaven ergonomickou rukojetí pro přepravu
- bezpečnostní systém pro zamykání mycích vozíků
- systém sběru kapalných zbytků podle požadavků platné normy ISO EN 15883-1.
- z nerezové oceli AISI 304



Přístroje

GW7015

Stojany a koše

Stojany na baňky a kádinky

SB14 (čl. 901323)

PRUŽINOVÝ STOJAN - 14 POZIC

- pro kádinky / Erlenmeyerovy baňky od 250 do 1000 ml
- rozměry DxHxV: 146 x 422 x 184 mm
- zabírá 1/2 vozíku D-CS1 / D-CS2
- z nerezové oceli



SB15 (čl. 900309)

PRUŽINOVÝ STOJAN - 16 POLOH

- pro kádinky / Erlenmeyerovy baňky od 500 do 1000 ml
- rozměry DxHxV: 195 x 400 x 185 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



SB25 (čl. 900651)

PRUŽINOVÝ STOJAN - 25 POZIC

- pro kádinky / Erlenmeyerovy baňky od 250 do 500 ml
- rozměry DxHxV: 195 x 400 x 115 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



SB28 (čl. 902290)

PRUŽINOVÝ STOJAN - 28 POZIC

- pro kádinky / Erlenmeyerovy baňky od 250 do 1000 ml
- rozměry DxHxV: 195 x 400 x 185 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



SB30 (čl. 900652)

STOJAN 30 POZIC KÁDINEK

- pro lahve o objemu max. 100 ml a nálevky
- rozměry DxHxV: 195 x 400 x 150 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



SB50 (čl. 903673)

STOJAN 50 POZIC KÁDINEK

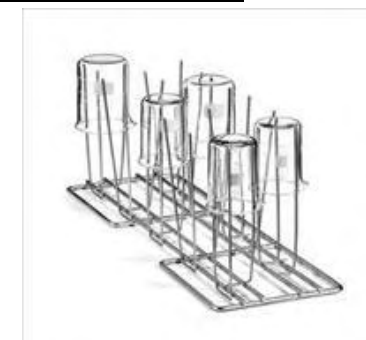
- pro kádinky o objemu max. 250 ml
- rozměry DxHxV: 255 x 455 x 155 mm
- zabírá 1/2 vozíku INSPLAV10
- z nerezové oceli



SB9 (čl. 901324)

9 POZICOVÝ STOJAN PRO KÁDINKY

- pro lahve o objemu max. 100 ml a nálevky
- rozměry DxHxV: 145 x 420 x 160 mm
- zabírá 1/2 vozíku D-CS1 / D-CS2
- z nerezové oceli



Stojánky na sklíčka a desky

PV105 (art. 900372)

KOŠÍK NA MIKROSKOPICKÁ SKLÍČKA

- vhodné pro uložení 105 standardních sklíček pro mikroskopii
- rozměry DxHxV: 220 x 143 x 60 mm
- z nerezové oceli



SL18 (art. 900596)

KOŠ SE STOJANEM PRO CHROMATOGRAFICKÉ DESKY

- kapacita: 18 desek 200 x 200 mm
- rozměry DxHxV: 465 x 215 x 130 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



SL9 (art. 900768)

STOJAN PRO CHROMATOGRAFICKÉ DESKY

- vhodné pro uložení až 9 desek o rozměrech od 150 x 150 mm do 220 x 220 mm.
- rozměry DxHxV: 395 x 195 x 110 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli

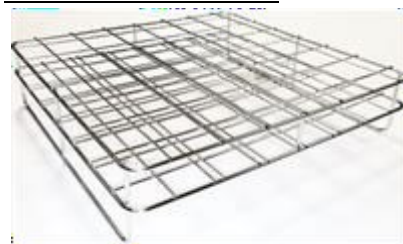


Stojany na lahve

PB100 (art. 900932)

STOJAN PRO LÁHEV S ŠIROKÝM HRDELNÍM OBALEM 100 ml

- kapacita: 36 x 100 ml lahví se širokým hrdlem (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo zásuvka DIN 12038 nebo nenormalizované)
- maximální rozměry láhve DIAMETR x V: 56 x 100 mm
- umístěný na vozíku CS2 ve spodní úrovni
- z nerezové oceli



PB1000 (art. 900931)

STOJAN PRO LÁHEV S ŠIROKÝM HŘÍTKEM 1000 ml

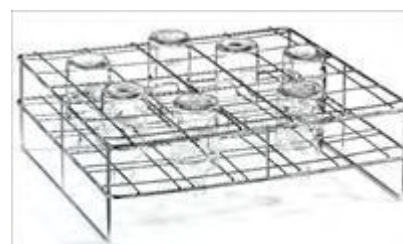
- kapacita: 16 x 1000 ml lahví se širokým hrdlem (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo zásuvka DIN 12038 nebo nenormalizované)
- maximální rozměry láhve PRŮMĚR x V: 110 x 225 mm
- umístěn na spodním vozíku CS2; horní vozík musí být umístěn v horním možném řešení.
- z nerezové oceli



PB250 (art. 900757)

STOJAN PRO LAHVE SE ŠIROKÝM HRDLEM O OBJEMU 250 ML

- kapacita při umístění na spodním vozíku CS2: 25 x 250 ml lahví se širokým hrdlem (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo zátky DIN 12038 nebo nenormalizované).
- kapacita při umístění na horním vozíku CS1-1: 24 x 250 ml lahví se širokým hrdlem (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo zásuvka DIN 12038 nebo nenormalizované).
- maximální rozměry láhve PRŮMĚR x V: 70 x 138 mm
- z nerezové oceli



PB50 (art. 900930)

STOJAN PRO LAHVE SE ŠIROKÝM HRDLEM O OBJEMU 50 ML

- kapacita: 56 x 50 ml vialek se širokým hrdlem (šroubovací uzávěr GL 32 ISO 4796 nebo zásuvka DIN 12038 nebo nenormalizované)
- maximální rozměry láhve PRŮMĚR x V: 46 x 87 mm
- umístěné na základních vozících CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



PB500 (art. 900756)

STOJAN PRO LÁHEV S ŠIROKÝM HRDLEM 500 ml

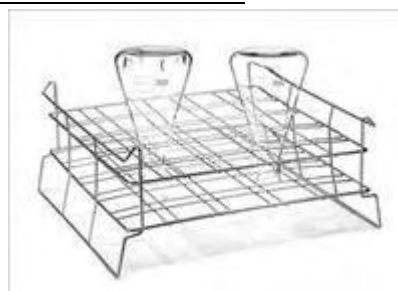
- kapacita: 21 x 500 ml lahví se širokým hrdlem (šroubovací uzávěr GL 32 ISO 4796 nebo zásuvka DIN 12038 nebo nenormalizované).
- maximální rozměry láhve PRŮMĚR x V: 90 x 176 mm
- umístěný na spodním vozíku CS2
- z nerezové oceli



PB6000 (art. 901662)

STOJAN LAHVÍ SE ŠIROKÝM HRDLEM

- kapacita: 25 kusů Erlenmeyerových baněk od 1000 ml do 5000 ml e/nebo lahví od 1000 ml se širokým hrdlem (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo patice DIN 12038 nebo nenormalizované).
- oka 80 x 80 mm
- z nerezové oceli



Přístroje

GW6290DS

GW6290DSG

Stojany na zkumavky

CP105 (art. 900070)

KOŠÍK NA ZKUMAVKY - H= 75 MM

- kapacita: 160 standardních zkumavek
- vybaven 2 vyjímatelnými přihrádkami s víkem
- zabírá 1/2 vozíku D-CS2
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



CP132 (art. 900071)

KOŠÍK NA ZKUMAVKY - H= 105 MM

- kapacita: 160 standardních zkumavek
- vybaven 2 vyjímatelnými přihrádkami s víkem
- zabírá 1/2 vozíku D-CS2
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



CP192 (art. 900072)

KOŠÍK NA ZKUMAVKY - H= 165 MM

- kapacita: 160 standardních zkumavek
- vybaven 2 vyjímatelnými přihrádkami s víkem
- zabírá 1/2 vozíku D-CS2
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli



CP222 (art. 900073)

KOŠ NA ZKUMAVKY - H= 200 MM

- kapacita: 160 standardních zkumavek
- vybaven 2 vyjímatelnými přihrádkami s víkem
- zabírá 1/2 vozíku D-CS2
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2
- z nerezové oceli

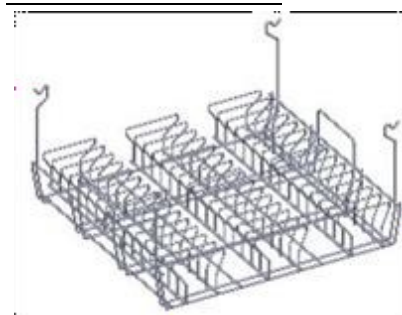


Stojan na Petriho misky

PD100I (art. 900582)

SPODNÍ STOJAN PRO PETRIHO MISKY 70-120 MM

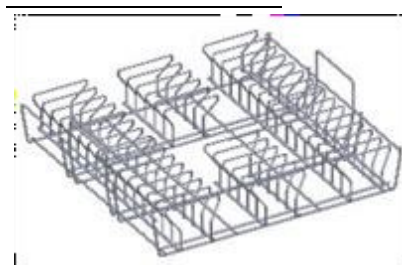
- kapacita: 42 kusů
- rozměry DxH: 456 x 460 mm
- umístěný na spodním vozíku CS2
- z nerezové oceli



PD100S (art. 900583)

HORNÍ STOJAN PRO PETRIHO MISKY 70-120 MM

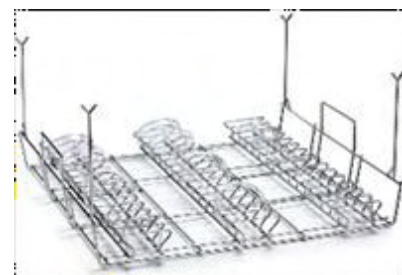
- kapacita: 38 kusů
- rozměry DxH: 456 x 460 mm
- umístěný na horním vozíku CS1-1 nebo na podpěrách PD70I / PD100I.
- z nerezové oceli



PD70I (art. 900717)

SPODNÍ STOJAN PRO PETRIHO MISKY 50 - 70 mm

- kapacita: 42 kusů
- rozměry DxH: 456 x 460 mm
- umístěný na spodním vozíku CS2
- z nerezové oceli



PD70S (art. 900718)

HORNÍ STOJAN PRO PETRIHO MISKY 50-70 MM

- kapacita: 40 kusů
- rozměry DxH: 456 x 460 mm
- umístěný na horním vozíku CS1-1 nebo na podpěrách PD70I / PD100I.
- z nerezové oceli



Spodní stojany na malé sklo a síťovina

D-PF1 (art. 901392)

KOMPLETNÍ NEREZOVÉ DNO PRO HORNÍ VOZÍK

- z nerezového pletiva se středovým otvorem - oka 10 x 10 mm
- rozměry DxHxV: 305 x 425 x 11 mm
- umístěný na horním vozíku D-CS1



D-PF2 (art. 901393)

KOMPLETNÍ NEREZOVÉ DNO PRO SPODNÍ VOZÍK

- z nerezového pletiva - oka 10 x 10 mm
- rozměry DxHxV: 305 x 425 x 11 mm
- umístěný na spodním vozíku D-CS2



PF1 (art. 900155)

KOMPLETNÍ NEREZOVÉ DNO PRO HORNÍ VOZÍK

- z nerezového pletiva se středovým otvorem - oka 10 x 10 mm
- rozměry DxHxV: 454 x 434 x 11 mm
- umístěný na horním vozíku CS1-1



PF1/2 (art. 900154)

POLOVIČNÍ SPODNÍ KOŠ Z NEREZOVÉ OCELI

- z nerezového pletiva s oky 10 x 10 mm
- rozměry DxHxV: 224 x 434 x 11 mm



PF10 (č. zboží 903548)

DNO Z NEREZOVÉ OCELI PRO VOZÍK

- z nerezového pletiva - oka 10 x 10 mm
- umístěný na vozíku CLB310UNIV



PF10R (art. 905043)

SPODNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI PRO INSL6010R

- Spodní deska z nerezové oceli
- Umístění na základně vložky INSL6010R
- Z plochého pletiva - 10 x 10 mm, nerezová ocel



Přístroje

GW6010ML

GW6010MLX

PF15 (č. zboží 904604)

NEREZOVÉ DNO PRO VOZÍK

- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- umístěný na vozíku CLB315UNIV



PF2 (art. 900637)

KOMPLETNÍ NEREZOVÉ DNO PRO SPODNÍ VOZÍK

- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- rozměry DxHxV: 454 x 434 x 11 mm
- umístěný na spodním vozíku CS2



RC1 (art. 900164)

KOMPLETNÍ SÍŤ PRO UPEVNĚNÍ SKLENĚNÉHO NÁDOBÍ

- nylonová síťovina 25 x 25 mm
- rozměry DxH: 474 x 516 mm
- umístěný na spodním vozíku CS2



RC1/2 (art. 900163)

SÍŤKA NA UPEVNĚNÍ SKLENĚNÉHO NÁDOBÍ

- nylonová síťovina 25 x 25 mm
- rozměry DxH: 456 x 214 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2



RC1/4 (art. 900165)

SÍŤKA NA UPEVNĚNÍ SKLENĚNÉHO NÁDOBÍ

- nylonová síťovina 10 x 10 mm
- rozměry DxH: 204 x 204 mm
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2

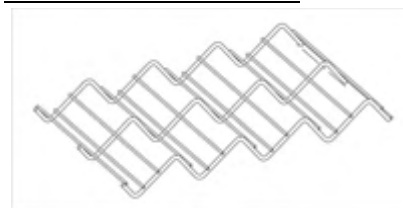


Speciální stojany

CSST (čl. 904811)

SPECIÁLNÍ STOJAN

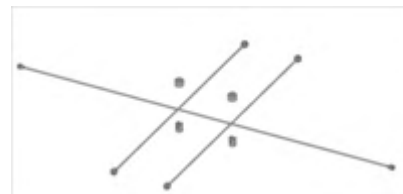
- Speciální vlnitá podpěra
- Pro mytí speciálních výrobků, jako jsou ochranné brýle nebo dřík protézy.
- Umístění na CSKDIN
- Vyrobeno z nerezové oceli



KITDIV1512 (art. 904606)

SADA NEREZOVÝCH DĚLICÍCH TYČÍ

- Sada se skládá z tyčí z nerezové oceli a matic s pojistným kroužkem.
- Byl vytvořen tak, aby se zabránilo vzájemnému kontaktu skleněného nádobí a jiných předmětů při mytí.
- Vyrobeno z nerezové oceli



Přístroje

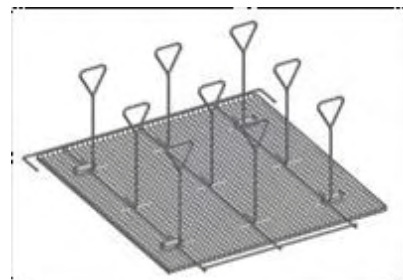
GW7015

GW7015T

SM9I (č. zboží 904742)

STOJAN NA OBLIČEJOVÉ MASKY

- Stojan, která má být umístěna na CS2
- Určeno k mytí obličejové masky a ochranného štítu



Koše

CPS20 (art. 900824)

KOŠ S VÍKEM

- kovová síťovaná nádoba s víkem
- k umístění na standardním nosiči CS3.
- Dva koše lze překrýt a zvýšit tak nosnost chirurgických nástrojů.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- potřebné místo: polovina stojanu pro každou úroveň
- Rozměry: 430 x 190 x 60 mm (D x H x V)
- síťka 5 x 5 mm.



CSK1/3 (art. 900522)

KOŠ NA NÁSTROJE S MADLY

- vhodné pro uložení různých středně velkých nástrojů
- rozměry DxHxV: 435 x 160 x 50 mm
- oka 5 x 5 mm
- z nerezové oceli



CSK2 (art. 900020)

KOŠ S MADLY

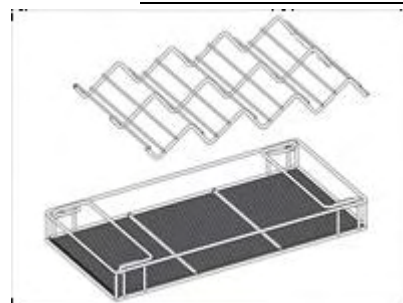
- vhodné pro uložení středně velkých nástrojů
- rozměry DxHxV: 450 x 225 x 50 mm
- oka 5 x 5 mm
- z nerezové oceli



CSM4 (art. 904065)

STOJAN MATRIC

- pevná podpora pro mytí matrice
- rozměry DxHxV: 480 x 245 x 50 mm
- oka 5 x 5 mm
- z nerezové oceli



Příslušenství pro vodu

IC3000 (art. 901210)

DIGITÁLNÍ KONDUKTOMĚR PRO WP3000

- ke sledování vodivosti na vstupu vody.
- rozsah 0,01÷ 19,99 $\mu\text{S} \pm 2\%$
- teplotní kompenzace a LED alarm s nastavitelnou hodnotou 1-5 μS
- vstupní/výstupní konektory 3/4"
- délka senzorového kabelu 2 m
- napájení 12 V



PD50 (art. 900984)

PŘÍDAVNÁ NÁDRŽ 50 L

- Nádrž o objemu 50 litrů
- vhodné k dodávání demineralizované vody do myčky.
- z PE-HD
- 3/4" BSP kohoutek
- rozměry ROZMĚR x V: 340 x 640 mm



PDA41 (č. zboží 904235)

NÁDRŽ NA AUTOKLÁVOVANÁ VODU- 41L

- 41litrová tlaková membránová nádrž
- vhodné k dodávání demineralizované vody do myčky.
- vnější povrch z oceli lakované bílou barvou
- 1" vnitřní přípojka BSPP
- se závitovým nástavcem M1 x 1/4", doplněný kolenovým kulovým kohoutem s 3/8" hadicovou přípojkou.
- maximální pracovní tlak: 7 barů
- minimální pracovní tlak: 1 bar
- rozměry PRŮMĚR x V: 390 x 575 mm



PDA75 (č. zboží 901578)

NÁDRŽ NA AUTOKLÁVOVANÁ VODU 75L

- Nádrž o objemu 75 litrů
- vhodné k dodávání demineralizované vody do myčky.
- epoxidový základní nátěr
- vysoce kvalitní butylová membrána
- panenská polypropylenová insert
- maximální pracovní tlak: 7 barů
- přednabití nádrže: 0,5 baru
- rozměry ROZMĚR x V: 400 x 800 mm



SDA100 (art. 901021)

PŘÍDAVNÁ NÁDRŽ 100 L S AUTOMATICKOU REGULACÍ HLADINY

- Nádrž o objemu 100 litrů
- vhodné k dodávání demineralizované vody do myčky.
- z PE-HD
- s automatickou regulací hladiny pro externí přívod vody
- kompatibilní s demi vodním čerpadlem PAD / PAD2
- rychlospojka pro 8 mm trubky z PE
- přípojka pro přívod demineralizované vody
- přípojka pro přívod vody pomocným systémem
- 3/4" BSP kohoutek
- rozměry ROZMĚR x V: 450 x 820 mm



SDA50 (art. 901020)

PŘÍDAVNÁ NÁDRŽ 50 L S AUTOMATICKOU REGULACÍ HLADINY

- Nádrž o objemu 50 litrů
- vhodné k dodávání demineralizované vody do myčky.
- z PE-HD
- s automatickou regulací hladiny pro externí přívod vody
- kompatibilní s demi vodním čerpadlem PAD / PAD2
- rychlospojka pro 8 mm trubky z PE
- přípojka pro přívod demineralizované vody
- přípojka pro přívod vody pomocným systémem
- 3/4" BSP kohoutek
- rozměry ROZMĚR x V: 340 x 640 mm



Spotřební materiál

CARTADP24 (art. 901367)

PAPÍR DO TISKÁRNY DP24/3RTC

- Balení 10 rolí



INKDP24 (č. zboží 901368)

INKOUST PRO TISKÁRNU DP24/3RTC

- kazeta s jedním balením

KTANK (č. zboží 904162)

NÁSTROJ PRO OTEVÍRÁNÍ KANYSTRŮ

- dvojitý klíč pro otevírání kanystrů Dr. Weigert a SMEG



SACCRES (čl. 901378)

PYTEL NA LIKVIDACI PRYSKYŘIC

- pytel na likvidaci vyčerpané pryskyřice

WD-PAPER (art. 901709)

PAPÍR DO TERMÁLNÍ TISKÁRNY

- balení 10 rolí
- pro použití s tiskárnami WD-PRINT, WD-PRINTE



WD-RIBBON (art. 904008)

PÁSKA PRO WD-PRINTEINK

- páska pro WD-PRINTEINK
- rozměry 57 mm x 74 M
- 4 kusy v krabici



CL3000 (art. 900186)

PRÁZDNÁ NÁDOBA NA PRYSKYŘICI

- kapacita: 15 litrů pro WP3000
- z nerezové oceli AISI 316L
- rychlé konektory jsou součástí dodávky



MI700WP (art. 900166)

NÁPLŇ DO SADY PRYSKYŘICE - PRO 15LITROVOU NÁDOBU

- sada pryskyřic se smíšeným ložem pro čističku vody WP3000
- dodává se s pytlíkem na likvidaci použité pryskyřice
- nerezová nádoba na pryskyřici CL3000 není součástí dodávky



980103 (čl. 980103)

SPECIÁLNÍ SOLNÉ TABLETY PRO EXTERNÍ ZMĚKČOVAČE VODY

- Balení 25 kg



VÝPRODEJ (art. 901358)

SPECIÁLNÍ SŮL PRO ZABUDOVANÝ ZMĚKČOVAČ VODY

- jedno balení po 20 kg (20 krabic po 1 kg)

FLT06WO20-30 (č. zboží 904610)

FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM

- filtr s aktivním uhlím kompatibilní s řadou reverzních osmóz WO-20 a WO-30.
- filtrační kapacita cca 15 000 litrů
- obsahuje 6 filtrů

Detergenty a aditiva

ACIDGLC2 (art. 901117)

ACIDGLASS C2

- tekutý neutralizátor bez fosfátů
- obsahující monohydrát kyseliny citronové
- 5 l nádoby



ACIDGLP2 (art. 901171)

ACIDGLASS P2

- kyselý kapalný neutralizační prostředek pro laboratorní sklo
- obsahující kyselinu fosforečnou, monohydrát kyseliny citronové
- 5 l nádoby



DETERGLASS3 (art. 905800)

DETERGLASS3

- univerzální alkalický práškový mycí prostředek pro automatické mytí laboratorního skla
- Balení 2 sudů po 5 kg (neprodává se samostatně)



DETERLQC2 (art. 901116)

DETERLIQUID C2

- silný univerzální tekutý alkalický mycí prostředek bez fosfátů pro mytí oceli do 95 °C
- vhodné i pro mytí pryže a plastů při 60 °C.
- obsahující křemičitan sodný, polyakrylát, hydroxid draselný
- 5 l nádoby



DETERLQI2 (art. 904541)

DETERLIQUID I2

- tekutý alkalický mycí prostředek
- obsahující hydroxid sodný, kyselinu fosfono-karboxylovou, chlornan sodný
- 5 l nádoby



DETERLQSP2 (art. 903659)

DETERLIQUID SP2

- kapalný alkalický detergent bez fosfátů pro analýzu vody a farmaci
- obsahující hydroxid draselný, hydroxid sodný
- 5 l nádoby



ANTI-FOAM (art. 905801)

ANTI-FOAM

- Kapalná přísada proti pění
- 5 l nádoby

Náhradní díly

IMBUTOLM (art. 900099)

NÁVODNÍK PRO VSTŘIKOVACÍ VOZÍK

- rozdělovač pro průtok vody do vstřikovacího vozíku.



KIT-GW1160Y1 (art. 904337)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW1160 - ROI

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- pro preventivní údržbu GW1160 - ROK 1

Přístroje

GW1260

KIT-GW1160Y2 (art. 904338)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW1160 - ROI

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- 1 Těsnění mycí komory
- 1 Filtr mycí komory
- 1 Filtr vypouštěcího čerpadla
- 1 Bublínková past
- 1 Regulátor průtoku
- pro preventivní údržbu GW1160 - ROK 2

Přístroje

GW1260

KIT-GW1160Y3 (art. 904339)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW1160 - ROK 3

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- 2 Průtokoměr pro odběr vody
- 1 Uzávěr změkčovače vody
- 1 Tlakový spínač PLA
- 1 Tlakový spínač PAP
- 2 Tryska kondenzátoru páry
- 2 Držák předních kol
- 4 Podpěra a vedení kol
- 1 Těsnění rotoru mycího čerpadla
- pro preventivní údržbu GW1160 - ROK 3

Přístroje

GW1260

KIT-GW2145Y1 (art. 904330)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW2145 - ROK 1

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- pro preventivní údržbu GW2145 - ROK 1

Přístroje

GW1245

KIT-GW2145Y2 (art. 904332)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW2145 - ROK 2

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- 2 Průtokoměr detergentu
- 1 Těsnění mycí komory
- 1 Filtr mycí komory
- 1 Bublínková past
- pro preventivní údržbu GW2145 - ROK 2

Přístroje

GW1245

KIT-GW2145Y3 (art. 904334)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW2145 - ROK 3

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- 2 Průtokoměr pro odběr vody
- 1 Uzávěr změkčovače vody
- 1 Tlakový spínač PLA
- 1 Tlakový spínač PAP
- 2 Tryska kondenzátoru páry
- 2 Držák předních kol
- 4 Podpěra a vedení kol
- 1 Těsnění rotoru mycího čerpadla
- pro preventivní údržbu GW2145 - ROK 3

Přístroje

GW1245

KIT-GW4060Y1 (art. 904346)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW4060 - ROK 1

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- pro preventivní údržbu GW4060 - ROK 1

Přístroje

GW4260

KIT-GW4060Y2 (art. 904347)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW4060 - ROK 2

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- 1 Těsnění mycí komory
- 1 Filtr mycí komory
- 1 Filtr vypouštěcího čerpadla
- 1 Bublínková past
- 1 Regulátor průtoku
- pro preventivní údržbu GW4060 - ROK 2

Přístroje

GW4260

KIT-GW4060Y3 (art. 904348)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW4060 - ROK 3

- 1 Kroužek na změkčování vody 80 mm
- 1 Kroužek na změkčování vody 61 mm
- 1 Těsnění horního sběrače vody
- 2 Přívodní hadice filtru
- 1 Hadice na čisticí prostředek - cívka 5 m
- 1 Hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 Vnitřní trubka peristaltického čerpadla
- 2 Průtokoměr pro odběr vody
- 1 Uzávěr změkčovače vody
- 1 Tlakový spínač PLA
- 1 Tlakový spínač PAP
- 2 Tryska kondenzátoru páry
- 2 Držák předních kol
- 4 Podpěra a vedení kol
- 1 Těsnění rotoru mycího čerpadla
- pro preventivní údržbu GW4060 - ROK 3

Přístroje

GW4260

KITPETROL (art. 903400)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PETROCHEMICKÉ APLIKACE

- sada náhradních dílů pro myčku skla používanou v petrochemickém průmyslu
- pro pravidelnou údržbu

KITPETROL10 (art. 904097)

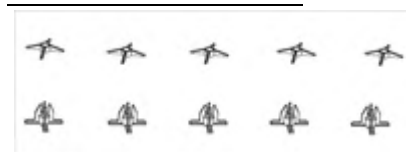
SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PETROCHEMICKÉ APLIKACE

- sada náhradních dílů pro myčku skla používanou v petrochemickém průmyslu
- pro pravidelnou údržbu modelů 6010/7010

KITSCB55 (art. 904608)

PODPORA KRKU LAHVÍ

- 5 x botek podpory krku pro vysoký profil
- 5 x botek podpory krku pro nízký profil



KU40 (č. zboží 901038)

NÁHRADNÍ SADA PRO TRYSKY

- 40 podpěrných trysek na sklo o průměru 3-4-6 mm
- 80 plastových hrotů o průměru 3-4-6 mm
- speciální klíč pro trysky



LS5000 (art. 970055)

NÁDOBA SE SNÍMAČEM HLADINY

- 2 l nádoba
- horní část se sací trubicí
- snímač hladiny



LS5010 (art. 970092)

SNÍMAČ HLADINY

- horní část se sací trubicí
- snímač hladiny



PSCN1 (art. 900817)

SACÍ TRUBICE Z NEREZOVÉ OCELI

- vysává tekuté mycí prostředky z 5 a 12litrových plechovek.



RUOTCS1 (art. 901698)

SADA PRO PŘESTAVBU KOLEČEK

- slouží k úpravě horního vozíku CS1-1 na staré vodící lišty používané v roce 2000. přístroje vyrobené před lednem 2007

RUOTCS1-1 (art. 901697)

SADA PRO PŘESTAVBU KOLEČEK

- slouží k úpravě horního vozíku CS1 na nové vodící lišty používané ve přístrojích vyrobených po lednu 2007.



TAPPOSALE (art. 901342)

HORNÍ ČÁST NÁDOBY NA SŮL

- integrovaný změkčovač vody s uzávěrem nádržky na sůl nahoře



TAPPOUG (č. zboží 903297)

UZÁVĚR TRYSKY VOZÍKU

- pro uzavření nepoužívané trysky
- z nerezové oceli



TASC (č. zboží 90513)

PŘÍVODNÍ HADICE TEPLÉ VODY SE SYSTÉMEM ACQUASTOP

- Hadice pro přívod horké vody
- Délka 3,2 m
- Dodáváno se systémem AcquaStop na straně vodovodního kohoutku
- 3/4" připojení



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

TASD (č. zboží 90512)

PŘÍVODNÍ HADICE DEMINERALIZOVANÉ VODY SE SYSTÉMEM ACQUASTOP

- Přívodní hadice demineralizované vody
- Délka 3,2 m
- Dodáváno se systémem AcquaStop na straně vodovodního kohoutku
- 3/4" připojení



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

TASF (čl. 905130)

PŘÍVODNÍ HADICE STUDENÉ VODY SE SYSTÉMEM ACQUASTOP

- Hadice pro přívod studené vody
- Délka 3,2 m
- Dodáváno se systémem AcquaStop na straně vodovodního kohoutku
- 3/4" připojení



Přístroje

GW6010

GW7010

GW7015

TC40 (art. 900369)

STŘEDOVÁ TRUBKA K VOZÍKU LM40

- rozdělovač pro průtok vody do vstřikovacího vozíku.



TC40DS (art. 900221)

STŘEDOVÁ TRUBKA PRO VOZÍK LM40DS SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- rozdělovač pro průtok vody do vstřikovacího vozíku.
- se sběračem sušícího systému



TC80 (č. zboží 901554)

STŘEDOVÁ TRUBKA PRO VOZÍK LM80

- rozdělovač pro průtok vody do vstřikovacího vozíku.



TC80DS (art. 900222)

STŘEDOVÁ TRUBKA PRO VOZÍK LM80DS SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- rozdělovač pro průtok vody do vstřikovacího vozíku.
- se sběračem sušícího systému



U12300 (art. 904004)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 12 x 300 mm



U12390 (art. 904005)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 12 x 390 mm



U14450 (art. 904006)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 14 x 450 mm



U26205 (art. 904007)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 26 x 205 mm
- kompatibilní s následujícími vozíky: C65-I, C65-S, LB1-20DS.



ADATM20-F1/2 (art. 905667)

ADAPTÉR NA TRYSKU U26205

- adaptér pro použití trysky U26205 na vozíku LM6-5.
- celková výška trysky s adaptérem: 230 mm

ADAP4-8 (č. zboží 905609)

PIPETOVACÍ ADAPTÉR 4 - 8 MM

- adaptér pro pipety s malým průměrem
- pro použití na podložkách/manifoldech pro mytí pipet typu KPxxx.
- vhodné pro vozík LPT100
- pro ošetření pipet s malým průměrem, $\varnothing 4$ mm.
- vyrobeno v POM



NIPFFM20M8 (č. zboží 905602)

REDUKČNÍ VSUVKA Z M20 NA M8

- Redukční vsuvka M20 na M8 pro montáž trysek U6xxx (větší průměr) na standardní šroubení trysek.

U355 (art. 903346)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 3 x 55 mm
- radiální postřikovač
- pro čištění skleněných trubek

U3110 (art. 900177)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 3 x 110 mm



U3215 (art. 900379)

RADIÁLNÍ TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 3 x 215 mm
- radiální postřikovač
- pro čištění skleněných trubic



U390 (art. 900176)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 3 x 90 mm



U4140 (art. 900178)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 4 x 140 mm



U4160 (art. 900179)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 4 x 160 mm



U4180 (art. 900180)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 4 x 180 mm



U4260 (art. 901744)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 4 x 260 mm



U490 (č. zboží 904013)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 4 x 90 mm



U6170 (art. 902134)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 170 mm



U6220 (art. 900181)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 220 mm



U6240 (art. 900182)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 240 mm



U6260 (art. 900183)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 260 mm



U6300 (art. 904014)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 300 mm



U6370 (art. 900521)

DVOJITÁ POSTŘIKOVACÍ TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 6 x 370 mm
- radiální a vertikální postřikovače
- pro čištění lahví a velkých lahví výška 450-500 mm na vozících LM40 - LPM20/20 - LB8 - LB16I



U675 (art. 904015)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 6 x 75 mm



U690 (art. 904012)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚRxV: 6 x 90 mm



UB05 (č. zboží 902653)

TRYSKA PRO BUTYROMETRY Z NEREZOVÉ OCELI

- plochá tryska
- rozměry DxHxV: 2 x 3 x 180 mm
- vhodné pro butyrometry Gerber 0,5%

UB12 (art. 900233)

TRYSKA PRO BUTYROMETRY Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry DxHxV: 2 x 3 x 110 mm
- vhodné pro butyrometry Gerber 12%



UB4 (č. zboží 902652)

TRYSKA PRO BUTYROMETRY Z NEREZOVÉ OCELI

- plochá tryska
- rozměry DxHxV: 2 x 3 x 120 mm
- vhodné pro butyrometry Gerber 4%

UB6 (art. 900232)

TRYSKA PRO BUTYROMETRY Z NEREZOVÉ OCELI

- plochá tryska
- rozměry DxHxV: 2 x 3 x 90 mm
- vhodné pro butyrometry Gerber 6%



UC6 (art. 900174)

ZAKŘIVENÁ TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- míří proud vody na dávkovač práškového mycího prostředku



ULB40 (art. 900175)

NYLONOVÝ NÁSTAVEC NA PIPETU

- univerzální adaptér pro promývání pipet



ULB6140 (č. zboží 904982)

TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI NA MYTÍ LAHVÍ

- Tryska pro mytí velkých lahví a velkorozměrového skla
- Tryska o průměru: 6 mm - délka: 140 mm
- Závit M6 s perforovaným terminálem pro mytí lahví
- opatřeno příčnou podpěrrou s ochranným materiálem pro umístění a upevnění skleněných nádob.
- Vyrobeno z nerezové oceli



Zařízení v souladu s platnými evropskými směnicemi

Vyobrazení, údaje a popisy uvedené v tomto ceníku mohou být změněny.

Společnost Smeg S.p.A. si vyhrazuje právo zavést bez předchozího upozornění všechny změny, které uzná za vhodné ke zlepšení svých výrobků.

SMEG S.p.A. - Divize přístrojů

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) ITÁLIE Tel.

+39 0522 82 11 - Fax +39 0522 - 821 592

Web: www.smeg-instruments.com

e-mail: instruments@smeg.it



Servis a kontakt:

V případě, že je vyžadován servis nebo technická podpora, kontaktujte společnost Altium International s.r.o.: servis.cz@altium.net, vyplněním formuláře: <https://hpst.cz/servisni-pozadavek> nebo telefonicky +420 725 631 863.

Upozornění:

Uživatelský manuál v českém jazyce je překlad originální anglické verze manuálu. Český překlad manuálu byl vyhotoven bez korekce a proto se mohou objevit drobné nepřesnosti. Tento český překlad je vyhotoven pro uživatele dodávaného přístroje.

Firma Altium International s.r.o. si Vás dovoluje upozornit, že se distancuje od jakýchkoli náhodných či jiných poruch v souvislosti s užíváním českého překladu manuálu a nepřebírá za ně žádnou zodpovědnost.

Servisní služby

servis.cz@altium.net | t: +420 244 001 237 | www.hpst.cz/sluzby | www.hpst.cz/servisni-pozadavek

Hot line servis **+420 725 631 863** od 8:00 do 17:00

Hot line molekulární biologie **+420 244 001 245** od 9:00 do 15:00